

# 防潮箱

型号 LH型、LL型  
(商品编码) (1-001-01、1-007-01)

使用说明书  
Instruction Manual

## <各部分名称 (外观) >



<产品规格> 产品的规格可能因产品改良而变更, 恕不另行通知, 望您事先知悉。

商品编码	1-001-01	1-007-01
型号	LH型	LL型
外部尺寸 (宽×深×高mm)	300×345×525	500×345×335
内部尺寸 (宽×深×高mm)	285×275×485	485×275×285
材质	主体: 亚克力树脂 橡胶脚: 天然橡胶 门垫圈: 乳胶海绵	
隔板尺寸(mm) (隔板材质)	257×270×4 (聚苯乙烯)	456×270×5 (亚克力)
隔板安装间隔	底部1层/50mm 其他/30mm	底部1层/50mm 其他/30mm
隔板可承重	约2kg/枚	
总承重	约10kg	
重量 (含隔板)	约4.5kg	约3.3kg
附属品 ( ) 为数量	隔板(3) 支撑导轨(6) 硅胶托盘(1) (PET树脂)	隔板(2) 支撑导轨(4) 硅胶托盘(1) (PET树脂)

不附带温湿度计

<另售品> 商品编码, 规格可能会有变更。

商品编码	规格
1-001-02/ 备用隔板LH用	257mm×270mm×4mm 材质: 聚苯乙烯,可承重: 约2kg/枚 带支撑导轨 2根
1-007-02/ 备用隔板LL用	456mm×270mm×5mm 材质: 亚克力,可承重: 约2kg/枚 带支撑导轨 2根

## 安全注意事项

使用前, 请细读此《安全注意事项》, 以正确使用本仪器。  
本节介绍了防止错误使用造成伤害或损坏的重要事项。

● 错误使用造成的伤害或损坏程度分为以下几类。

- ⚠ 警告 (可能导致死亡或严重伤害的内容)
- ⚠ 注意 (可能导致人员伤亡或财产损失的内容)

● 本手册使用以下符号进行说明。

- ❗ 「必做事项」
- 🚫 「禁止事项」
- ⚠ 「注意事项」

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品, 请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后, 请妥善保管好该手册, 以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时, 请将本说明书附上, 以便新使用者能正确安全地操作。

## 警告

为确保安全且正确地使用产品，请务必遵守以下说明  
使用不当可能导致死亡或严重伤害、火灾或触电。

- ❗ 使用本产品时，请佩戴合适的防护设备，如安全眼镜、防护手套和口罩。
- ❗ 使用前请检查每个部件是否有裂缝、划痕和腐蚀。如果发现任何异常，请停止使用。
- ⊘ 请勿在易燃或腐蚀性气体环境中使用本产品。也请勿在易燃或腐蚀性物质附近使用本产品。
- ⊘ 本产品用于研究目的。请勿将本产品用于非预期用途。
- ⚠ 清洁产品时，请勿吸入周围附着的化学品、蒸汽或灰尘。这可能会损害您的健康。
- ⊘ 请勿改装或拆卸本产品。否则可能导致意外事故。
- ➡ 对产品的任何改造·拆卸均不在保修范围之内，我司不承担任何责任。

## 注意

为确保安全且正确地使用产品，请务必遵守以下说明  
使用不当可能导致受伤、火灾或触电。

- ⊘ 请勿踩在产品上或将脚放在隔板上。
- ❗ 请在具有专业知识的人员指导下使用本产品。
- ⚠ 小心手或手指，不要被门夹到。
- ⚠ 请勿让小孩接触或使用该产品。

## 安装·使用上的注意事项

这可能会影响产品性能或导致产品故障，请确保遵守以下事项

放置产品时，请避免以下位置。否则产品可能会变色、变形或开裂，或影响产品强度。

- 会结露的地方
- 室外
- 直接暴露在阳光下
- 靠近紫外线光源
- 直接受到在温度超过60°C的高温物体（如烘干机）产生的热量
- 靠近火源的地方
- 多振动和冲击的地方
- 产生腐蚀性气体的地方
- 不稳定的地方
- 灰尘多或潮湿的地方
- 有水滴的地方
- 倾斜的地方

请在环境温度为5~40 °C的条件下使用本产品。

本产品不防水或防尘。请勿在多尘或多水的环境中使用本产品。

请在牢固且水平的地方放置本产品。如果条件不符合，产品可能会翻倒或样品可能会掉落。

请勿在产品上放置物品或盛水的容器。

小心操作产品。请勿使产品跌落、翻倒或受到强烈撞击。

请缓慢打开和关闭柜门。从关闭位置用力打开可能会造成损坏或降低箱体的气密性。

请勿将本产品安装到其他设备中。➡ 如果将本产品安装到其他产品中，或将其他产品安装到本产品中，则无法保证产品的安全性、性能或造成设备损坏。

处理可能损坏产品部件的化学品（物质）时要小心。切勿使用对产品部件材料有重大影响的化学品（物质）。

本产品受酸（如盐酸、柠檬酸、硝酸、硫酸）和有机溶剂（如丙酮、二甲苯、福尔马林、邻苯二酚、醋酸）的影响。请避免与这些化学品接触。

存放含有有机溶剂或腐蚀性气体的物质时要小心，因为它们可能会加速设备的老化。

注意不要使产品跌落或坠落。如果产品损坏，请停止使用。

## <防潮箱的放置>

仔细阅读上述 "安全注意事项" 和 "安装·使用上的注意事项", 并在符合这些条件的地方放置防潮箱。

- 确保有足够的空间用于打开和关闭门以及工作。
- 请在水平的地方放置本产品。如果本产品倾斜放置, 门将无法顺畅打开, 可能无法确保产品的气密性。

## <如何安装隔板>

仔细阅读上述 "安全注意事项" 和 "安装·使用上的注意事项", 并在符合这些条件的地方放置防潮箱。

请牢固安装支撑导轨。


如果安装不当, 支撑导轨可能会脱落或导致搁板掉落。




安装顺序

- ① 打开主机门, 将搁板支撑导轨挂到机柜四角的搁板支撑凸起上, 并安装。

确保左右搁板支撑导轨的高度一致。

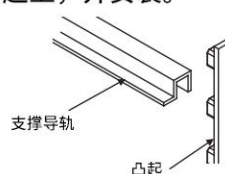


- ② 将搁板安装到支撑导轨上。

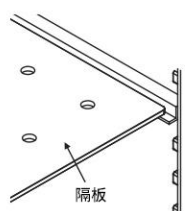

只有LH型搁板有正面和背面(见下图)。搁板的正面(平的一面)是向上的方向。

LL型没有正面和背面。

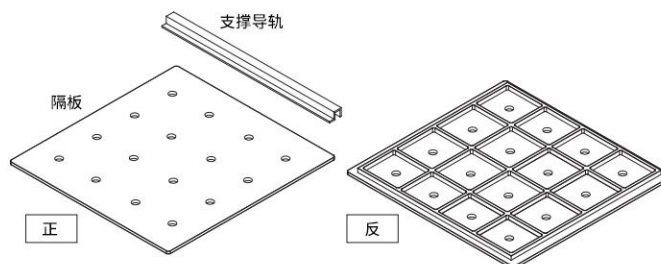

## <使用方法>



### 关于样品中的水分

防潮箱不是用来干燥潮湿样品的机器, 而是用来防止干燥样本再次受潮的防潮储存装置。将样品放入防潮箱时, 应彻底擦干样品, 待其干燥后再放入防潮箱。如果样品放入干燥箱时水分含量较高, 可能会影响其他样品或导致干燥剂(如硅胶)在短时间内效果低下。

- 请分散存放样品。对于较重的物品, 应从底部开始依次存放, 以避免设备翻倒。
- 请将干燥剂(如硅胶)放入附带的硅胶盘中, 然后放入防潮箱内。请根据情况调整或更换干燥剂, 同时观察样品的状态。
- 当保存含有有机溶剂或腐蚀性物质的样品, 或粘附有此类物质的样品时, 请小心处理。本产品使用了各种塑料。请勿存放会溶解或腐蚀这些材料的物质。



### <防潮箱的放置>

请定期清洁和检查产品，以保持产品性能。



请勿使用有机溶剂、酒精或清洁剂，因为它们会使产品主体变质。

请勿使用金属刷、抛光砂或其他可能划伤产品的材料。

●如果产品上粘有污垢，请用水或热水浸湿软布，然后擦去污垢。擦拭后，请充分擦干产品。

●请时常检查门和主体的接合面以及垫圈，以确保无污垢、划痕和损坏。

### <修理检查>



为了保护修理人员的健康，在要求修理本产品或其部件时，如符合下列①和②项的情况，请务必进行适当的净化处理，以确保修理人员可安全工作。

- ①当产品或部分零件的暴露于传染性、危险性或放射性物质时
- ②当血液或其他化学物质以某种方式积聚在产品或部分零件中，并被认为对人体有害时

请注意，如果事先未进行适当的净化处理，维修将不予受理。

### <废弃处理>

请遵循各地垃圾分类的相关法律法规处理废品。



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: [information@mail.as-1.cn](mailto:information@mail.as-1.cn)

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2024年4月版