

目 录

安全注意事项	2
关于安装的注意事项	3
关于使用的注意事项	3
关于插座使用的安全注意事项	4
产品概要、外观及各部分名称	5
组装、安装方法	6
关于气体置换	7
关于气体置换的注意事项	7
关于产品保养	7
规格	8
与设备一起捆包的产品	8



谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。





当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

アズワン株式会社

安全注意事项

在使用前，请细读这个《安全上的注意点》后，正确使用本仪器。
 在这里显示的注意事项，根据情况不同可能会引发严重的后果。
 记载的全部都是关于安全的重要内容，所以请务必遵守。

警告标识和它的意义

 危険	如果进行错误的操作，可能会造成死亡或者重伤事故。
 警告	如果进行错误的操作，可能会造成重度伤害事故或者发生财务损失。
 注意	如果进行错误的操作，可能会造成轻度伤害事故或者发生财务损失。
 お願い	为了确保安全，必须要注意的事项。





每项都记载了有关安全的重要内容，请务必遵守

安全确保图示

	一般的注意、警告、禁止事项		由于分解及改造，导致触电等伤害可能发生的情况下的禁止事项
	禁止触摸机器的可能会引生伤害的特定部位		触电危险性的注意
	可能造成高温伤害的部位提示		破裂、爆炸的危险性
	可能造成夹伤的部位提示		被风扇、泵等卷入的危险性
	普通用户的行为		接地线指示






<关于安装的注意事项>




为了安全使用和充分发挥产品的功能，在安装产品之前，请仔细阅读以下项目，并选择一个合适的位置。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> · 请安装没有易燃物质的环境下 · 环境温度请保持在5~35℃
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> · 请勿结露的环境下 · 请勿安装在收到阳光直射的环境下 · 请安装在水平稳定的平面上 · 请安装在湿气较少，不会形成水滴的环境下 · 请安装在灰尘较少，并且易通风的环境下 · 请安装在不易绊倒产品电线的环境下






※请勿在室外使用本产品

<关于使用上的注意事项>

 警告	
	· 请勿擅自改造和拆解本产品。若因擅自改造和拆解导致事故发生、责任自负。
	· 切勿使用易燃易爆物质，如稀释剂、苯等。否则可能导致火灾或爆炸事故。
	<ul style="list-style-type: none"> · 请勿在插头松动的情况下使用本产品。可能会因接触不良导致火灾。 · 请勿在切勿在正压环境中使用该装置或通行箱。可能会导致产品损坏及人员受伤。
	<ul style="list-style-type: none"> · 使用前，请务必检查荧光灯具上的频率切换开关是否与将要使用的地区的频率相符。如果不符合，请将其调整到将使用的地区的频率。另外，如果您要搬到一个频率不同的地区，请重新调整频率。如果频率不匹配，镇流器可能会烧毁并引起火灾。 · 进行气体置换时，请以低压进行置换。




 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> · 主体的前窗、侧门、内部顶面、内部底板和过渡舱会受到酸（盐酸、铬酸、硝酸、硫酸等）和有机溶剂（丙酮、二甲苯、氯仿、酒精、醋酸等）的影响，请避免与这些化学物质接触。 · 如果主体的前窗、侧门、内部顶面或过渡舱受到强烈冲击或过度受力，可能会出现裂纹或破裂，造成伤害。 · 如果电源线或插头损坏或松动，请勿使用荧光灯。否则可能会造成短路或触电。 · 在给过渡舱减压时，一定要先关闭内侧的门，再进行减压。 · 在给主体置换气体时，一定要将出气侧的阀门完全打开，并稍微挤压进气侧的阀门，这样就不会对主体内部造成压力。 · 阀门是针状的，请勿把阀门拧得太紧。
	<ul style="list-style-type: none"> · 长时间不使用时，请将插座拔下。插拔插头时，请勿拉扯电源线。

<关于插座使用的安全注意事项（GalaxyPC）>



 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> · 请勿使用电源插头松动的插座。因为接触不良，可能导致火灾。 · 请勿使用AC100V以外的电源插座。 · 请使用电流为15A以内的电源插座。 · 请勿在易于腐蚀或生锈的环境中使用插座。 · 此插座不具备防水功能。请勿在直接暴露于湿气或化学品的环境中使用此插座。
	<ul style="list-style-type: none"> · 为防止电击危险，请使用接地导体，并确保接地。 · 如果需要进行接地工作，请让专业承包商进行。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> · 长时间不使用时，请将插座拔下。插拔插头时，请勿拉扯电源线。

<产品概要、外观及各部分名称>

本产品的主体是由模制聚乙烯制成的，具有耐药性和抗冲击性。过渡舱为耐真空结构，因此可以用真空泵减压，并引入气体。

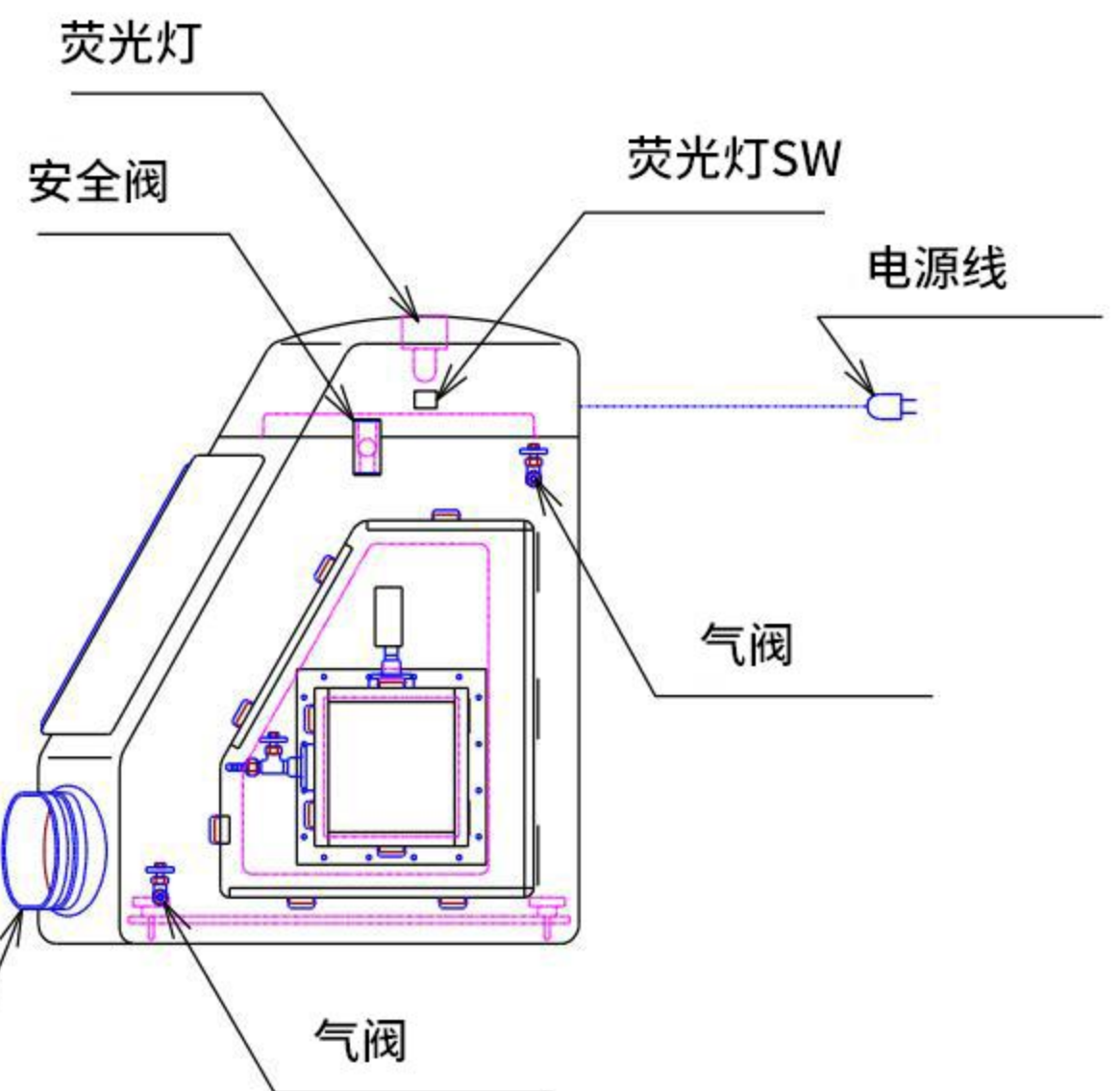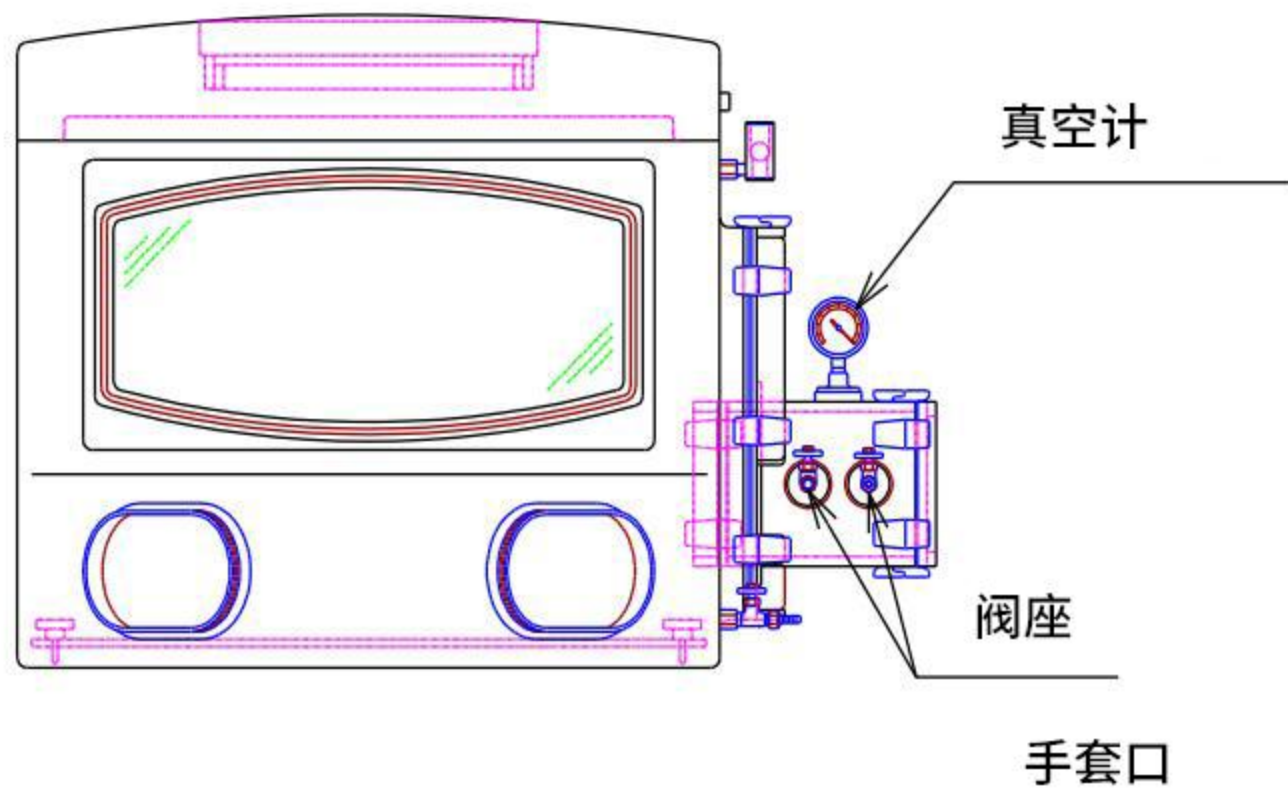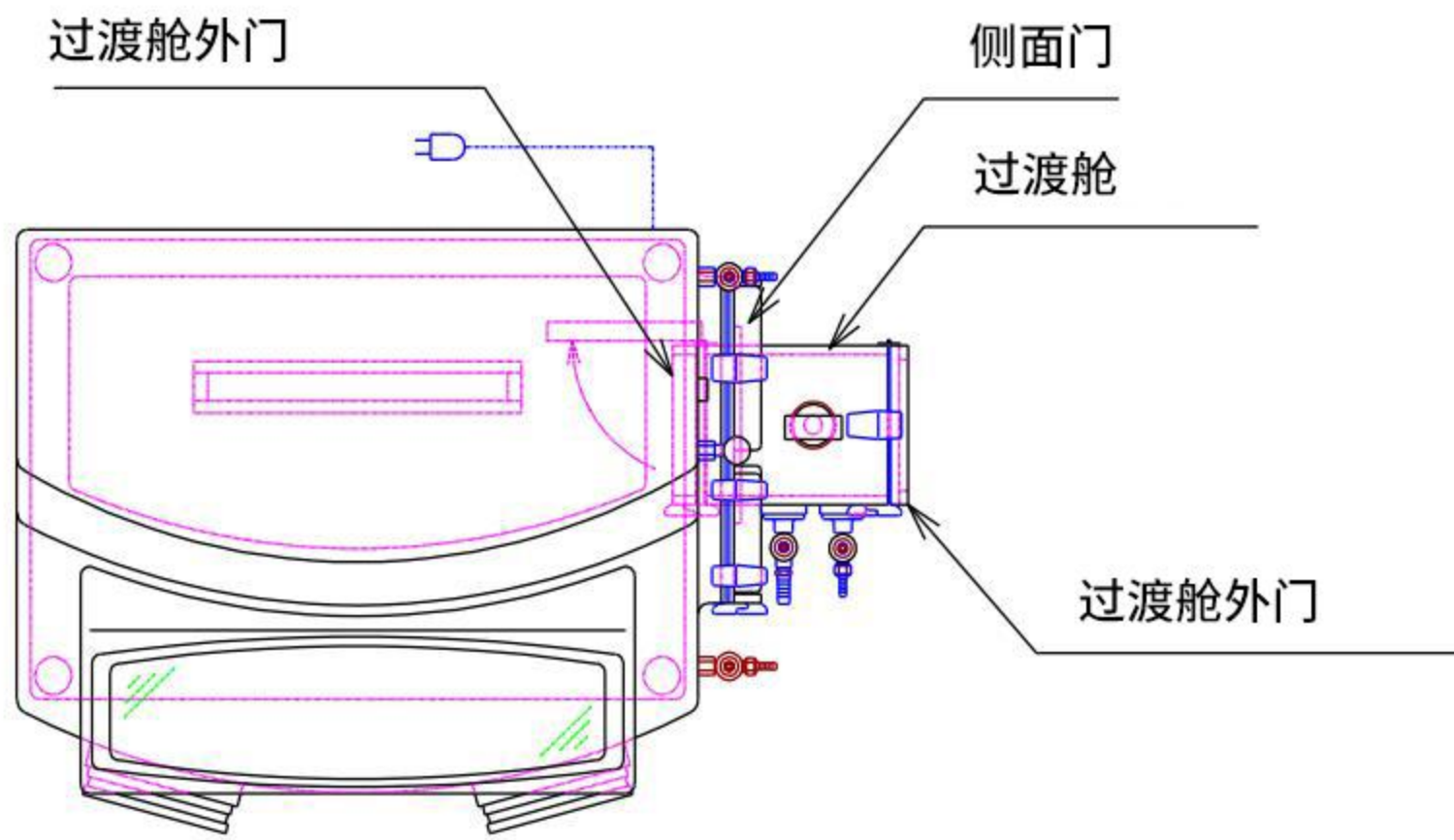

Galaxy

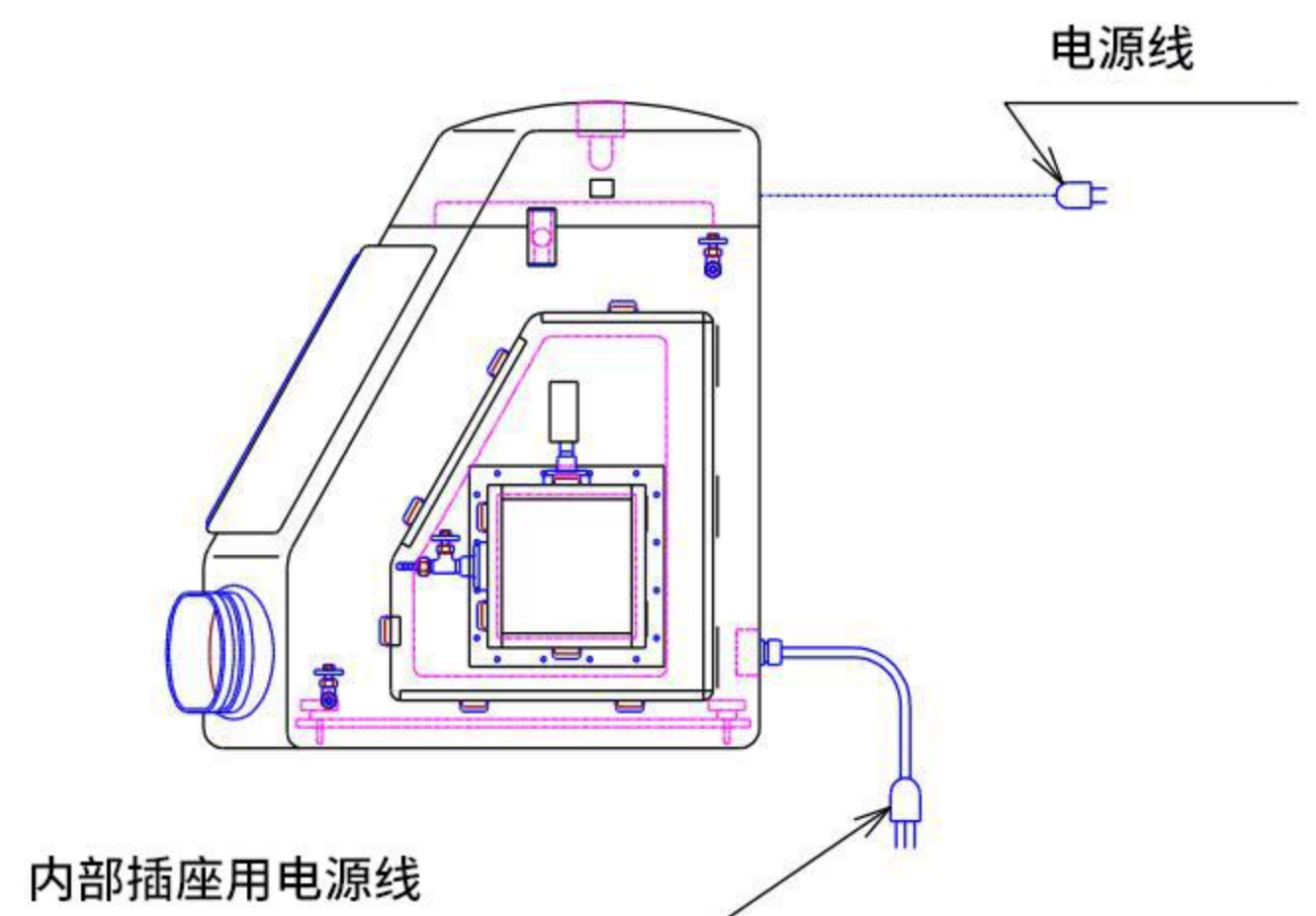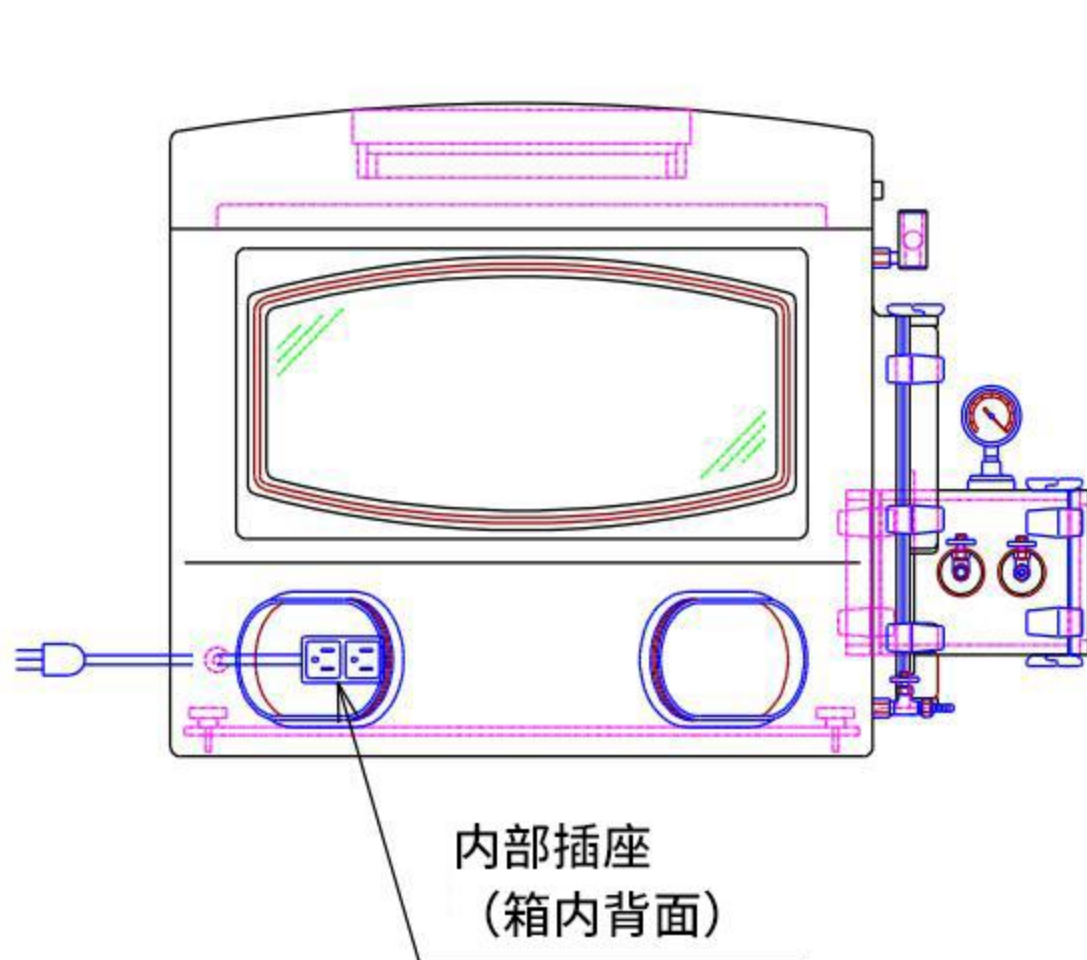

GalaxyPC (带插座)

<组装、安装方法>

- ①请在满足关于安装的注意事项的地方安装本产品。
- ②请将手套的前端放入机身，将边缘折回来戴在手套口。(手套有左右之。)
- ③请附属的手套O型圈从手套上方戴入。
- ④在频率为60Hz的地区使用本产品时，请将荧光灯的频率切换开关切换到60Hz。
 - ◎频率的切换方法
 - 1.请确认电源插头已从插座上拔下。
 - 2.松开并卸下固定机头部分的两个旋钮螺钉，将主机与机头部分分开。
(旋钮螺钉位于装置的内侧顶面)
 - 3.请切换荧光灯侧面的开关。
 - 4.再次用旋钮螺钉将主体和头部固定在一起。
- ⑤打开设备右侧的门。
- ⑥打开过渡舱内侧的门，将该门以一定角度插入主体门上的过渡舱安装孔，将过渡舱安装座板与主体门上的安装孔对齐。
- ⑦将主机门的安装孔与通行箱的安装孔对齐，插入螺钉，暂时轻轻拧紧螺母，最后将所有螺钉拧紧至平均。(此时，要非常小心，不要把螺丝拧得太紧，否则可能会损坏)
- ⑧将过渡舱的阀门和真空计插入各自的螺纹部位。



- 拧入阀门和真空计时，只需用手轻轻地拧紧。用扳手等工具拧紧可能会导致设备损坏。

- ⑨如果内部底板摇摆不定，请调整四个角的调整螺栓。
- ⑩将电源插头插入AC100V的插座。





<关于气体置换>

手套箱体上有两个气阀。一个在"IN"侧，用于置换气体，另一个在"OUT"侧。

- ①将 IN侧的阀门连接到供气管道上。请确保此时的阀门是关闭的。(如果是软管连接，请使用软管夹)。
- ②如果您不希望将置换气体释放到室内，请将排气管连接到OUT侧的阀门上。但是，气体可能从安装在主体的超压安全阀和的窗框处泄漏，因此如果含有有害气体的情况下需要注意。(超压安全阀在大约0.1kPa时开始排气。也可通过安全阀的运行来检查气体置换的情况)。
- ③连接好各自的阀门后，完全打开OUT侧的阀门。
- ④将置换气体的供应压力设定为10kPa以下，然后打开IN阀，开始气体置换。
- ⑤当排量完成到所需空气时，进一步降低供气压力后，开始工作。

另外，建议您安装一个流量计来监测置换气体的流量。






<关于气体置换的注意事项>

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">· 本手套箱不是为处理危险物质而设计的，包括危险气体和放射性物质，所以切勿处理泄漏到箱外就会有危险的物质。· 请勿在主机的内压超过300Pa的情况下使用手套箱。可能会因破损等原因造成伤害。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none">· 在停止供应气体置换后，内部空气不能保持在与供应时相同的水平。在操作过程中，将供气压力设定为10kPa或更低，继续供气。· 该装置的设计是为了防止超压安全阀和窗框的泄漏对主机造成损害，在室内出现超压时，安全阀和窗框会排出压力，但它不能应对压力的突然增加，所以在置换气体时，请在较低的压力下置换。· 使用流量计调节流量时，开始时气体排量为5L/min左右，气体置换完成后，将流量调至2~3L/min左右。

<关于产品保养>

清洁时，用软布在热水或冷水拧干后擦拭。

对于难以去除的污渍，请使用中性清洗剂，使用清洗剂后用布擦拭。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">· 保养时，请将电源插头从插座上拔下。
	<ul style="list-style-type: none">· 清洁时，切勿将水直接泼到产品的外部或内部，否则可能导致漏电等事故。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none">· 切勿使用清洁剂（抛光剂）、稀释剂、煤油、酸和类似物质。

<规格>

	Galaxy	GalaxyPC
外部尺寸mm	W980×D600×H675	
材质	主体 过渡舱 门、窗	聚乙烯树脂 透明亚克力树脂 透明亚克力树脂
荧光灯	10W 1个	
电源电压	AC100V 50/60Hz 1系统	AC100V 50/60Hz 2系统
内部插座		接地 2P (3P) 2个口 合计 15A 以下
保险丝座	1A (荧光灯过流保护)	

<与设备一起捆包的产品>

手套	1双
手套O型圈 (与说明书一起)	2根
过渡舱	1个
真空计	1个
安全阀	1个
阀座	2个
框架M4X20	17支
垫圈4mm	17个
盖形螺母	17个



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2023年6月版