


使用说明书

通用振荡台

N-01

感谢您购买我们的产品。
为了正确使用本产品，请在使用前阅读使用说明书。
阅读完本手册后，请将其妥善保存。

产品概要

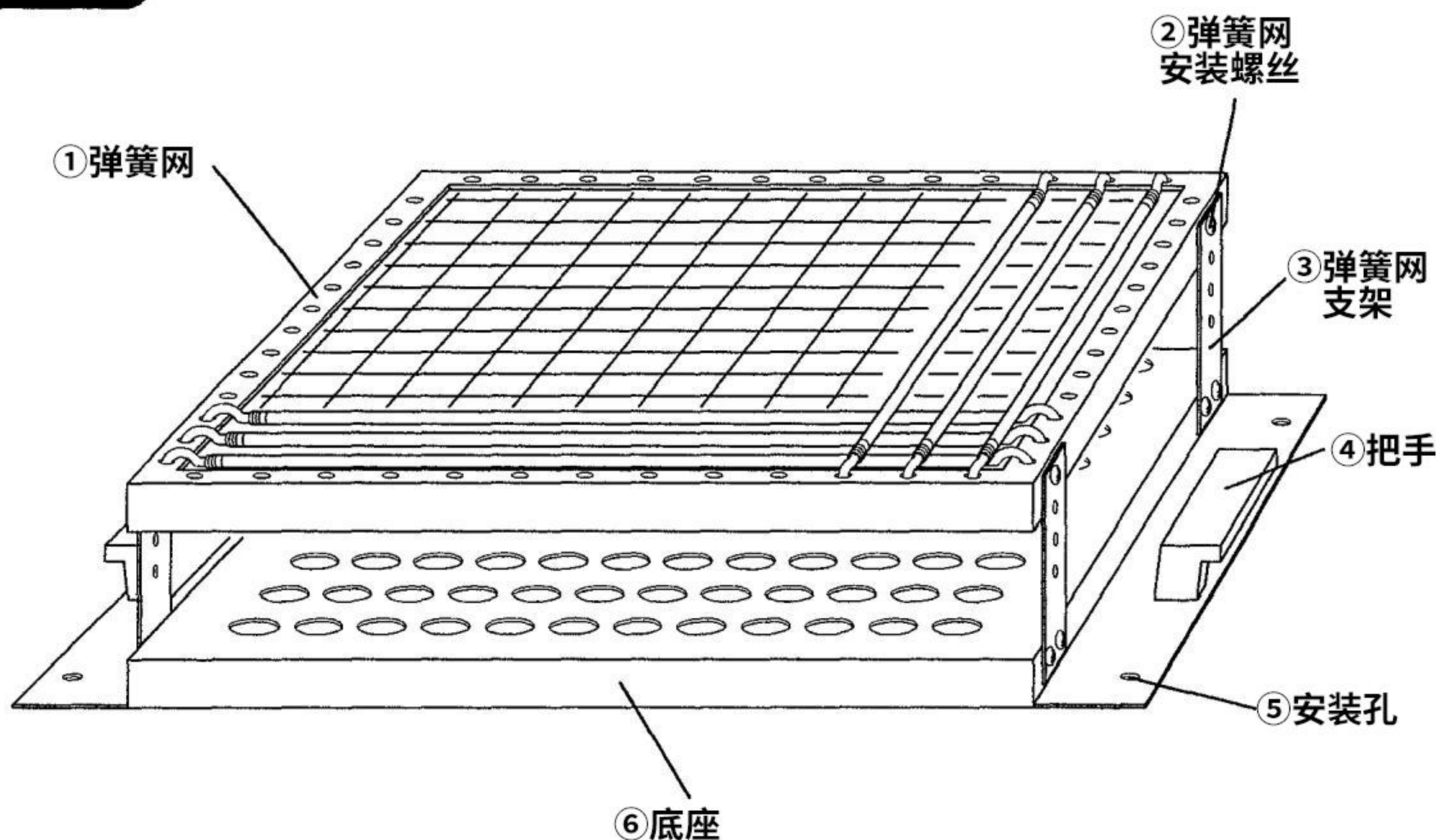

使用方法

- 1: 使用⑤安装孔将其连接到实验室振动台。牢固安装，使其在操作过程中不会松动。
- 2: 请安装所要使用的容器，使其被①弹簧网的弹簧夹住。
- 3: 通过使用②弹簧网安装螺丝和③弹簧网支架上的安装孔，将弹簧网的高度设定为与容器的尺寸·形状·数量相符的最佳水平。
※使用前，请检查容器是否会因摇晃而翻倒或损坏。

可安装的容器数量

容器种类	可安装数量	
Φ16试管	144	
三角烧瓶	50ml	20
	100ml	10
	200ml	9
	300ml	6
	500ml	4

产品规格

外形尺寸	W350xD280xH70 mm
网尺寸	W280xD280xH70 mm
弹簧间距	20x20 mm

AS ONE

亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2022年9月版

安全注意事项



警告

◎请小心处理容器，以防在装卸和摇动过程中损坏容器。请确保容器的塞子·盖子牢固连接，以免在装卸和摇动过程中样品溢出。


使用说明书

烧瓶支架

F-01·F-02
F-03

感谢您购买我们的产品。
为了正确使用本产品，请在使用前阅读使用说明书。
阅读完本手册后，请将其妥善保存。

产品概要

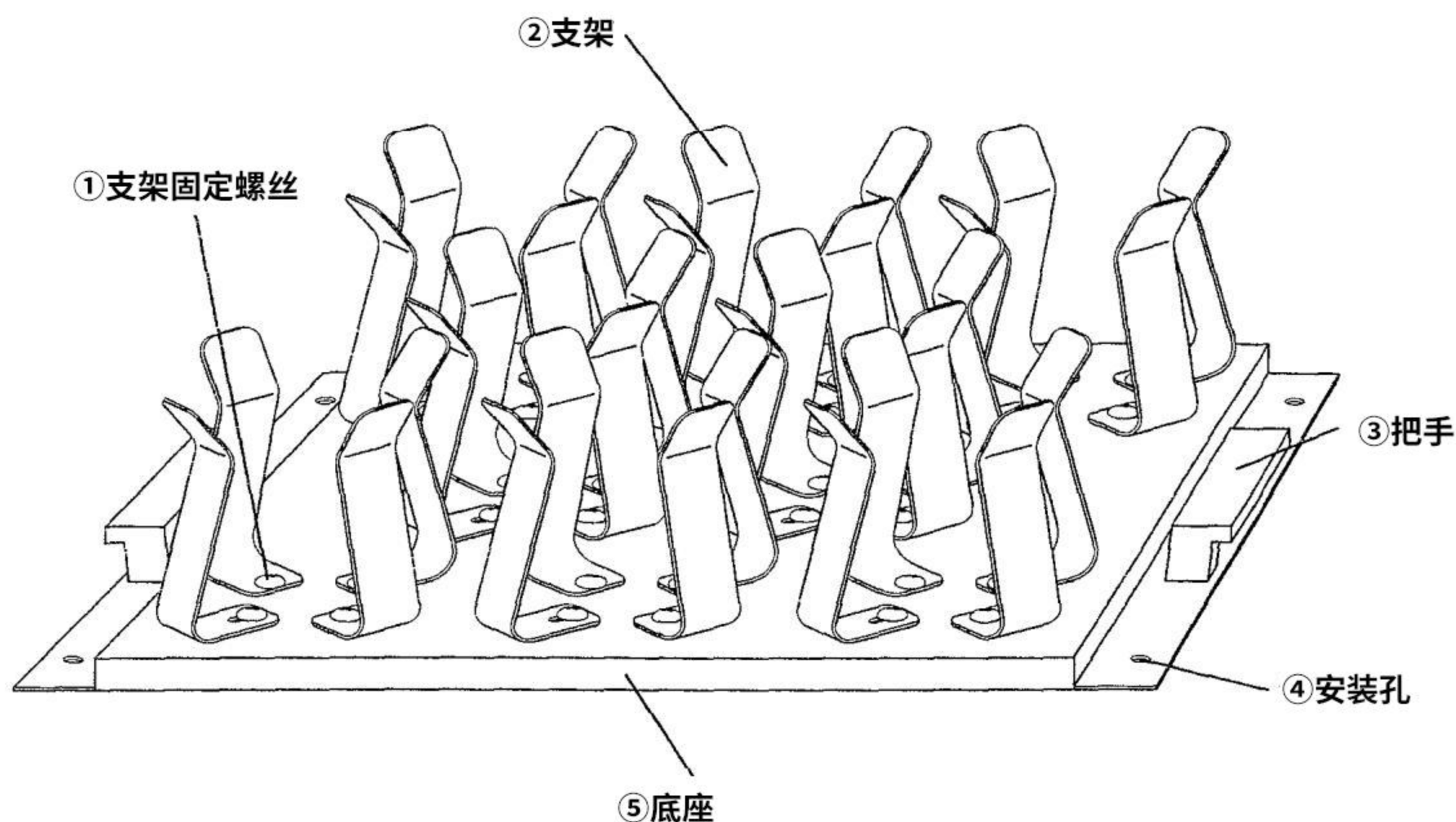


如何更换容器 (F-01·F-02) ※F-03仅适用于500毫升

- 1: 关闭实验室振动台，将电源插头从插座上拔下（如果烧瓶架连接在实验室振动台上）。
- 2: 松开①支架固定螺丝，使②支架可以移动。
- 3: 按下图所示，移动4个②支架（在打开·关闭的位置，②支架的移动量最大），并请紧固①支架固定螺丝。
※使用前，请检查容器是否会因摇晃而翻倒或损坏。


支架关闭（支架间距设置为窄）

F-01...50ml的三角烧瓶
F-02...200ml的三角烧瓶

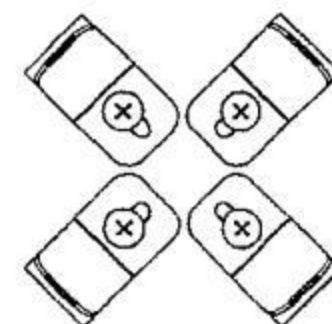

支架打开（支架间距设置为宽）

F-01...100ml的三角烧瓶
F-02...300ml的三角烧瓶

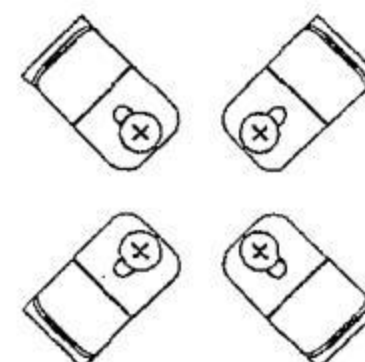

使用方法

- 1: 使用④安装孔将其连接到实验室振动台。牢固安装，使其在操作过程中不会松动。
- 2: 通过推动和展开②支架，从斜方向慢慢地安装所要使用的三角烧瓶。

※使用前，请检查安装好的三角烧瓶是否会因摇晃而脱落或损坏。
另外，如果容器的形状与支架不匹配，请修改支架，使支架的上半部分变窄。

安全注意事项



警告

◎请小心处理容器，以防在装卸和摇动过程中损坏容器。



警告

◎请确保容器的塞子·盖子牢固连接，以免在装卸和摇动过程中样品溢出。

实验时的注意事项



◎进行实验时样品或化学液体等可能会飞溅，请务必戴上护目镜。



◎进行实验时请立即擦除飞溅的样品或化学液体。



◎进行实验时请注意定时换气通风。如有必要，请使用通风换气设备。



◎请注意，在通风处使用时，可能会因大气中的气体而大大降低产品的耐久性。

产品概要

型号	F-01	F-02	F-03
使用三角烧瓶	50·100ml兼用	200·300ml兼用	500ml兼用
可安装三角烧瓶数量	16	8	5
外形尺寸(WxDxHmm)	350x280x66		350x280x81

AS ONE

亚速旺(上海)商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2022年9月版