

NPa 粉碎机的使用方法（型号：NH-34）

<规格>

1. 外形尺寸：330*350*550mm
2. 材质：主要部分铝/不锈钢，刀尖：SKD
3. 重量：25kg
4. 电源：AC100V，750W，50/60Hz
5. 处理量：5~10kg/Hr

<使用方法>

1. 首先将目标的细度筛网以及集料滤布设置好。
2. 请一点一点将材料放入粉碎槽。
3. 将盖子盖好，用螺丝将盖子和本体固定好。
4. 将电源线插入插座，再打开电源开关。
5. 注意不要让仪器空运行将材料有序放入。
6. 材料过多或者运转时间过长，会对电机造成负荷而且仪器会损坏。镇流器（18A）会运作，RESET 按键飞出自动将电源切断。待电机充分冷却过后，再按 RESET 按键重新启动仪器。

<注意事项>

1. 将粉碎物充分干燥后再进行粉碎会效果更好。
2. 确认旋转体零件会运转之后再放入材料。
3. 将材料放入粉碎机时，请注意电流表不要超过 18A。如果发现放入的太多了请停止，等槽内消化过后再继续放入。
4. 如果放入材料过多计数器会运作，这时请按以下进行操作
（1）将电源关闭 OFF（2）将筛网取出，对粉碎槽内的材料进行清理（3）再次按下 RESET 按键可以重新启动。
5. 筛网有 6 种并且可以替换。根据材料的大小不同有序的选择细度来粉碎。
6. 因为很危险所以不要在盖子打开时进行粉碎。
7. 本机不是防水构造，所以清洗时不要用水，而是用稍微湿的抹布进行擦拭即可。