

检查手指·手掌的细菌·污染情况。

掌印形状的培养皿。

※本产品仅为容器。需要另购培养基。

~如何使用~

- 1.用客户准备的培养基填充掌状培养皿※。
- 2.用手掌按住培养基的表面。
- 3.在培养皿中培养，并检查是否有菌落存在。

※全容量约有90ml。

尽管没有规定合适的量，但为了观察细菌在手部表面的附着情况，作为参考，大约是整体深度的一半（全容量的一半）。

放入40-50ml左右，一般是没有问题的。