


使用说明书

Instruction Manual

磁力搅拌器

2-4990-11	PS-MINI
2-4990-12	PS-1A
2-4990-13	PS-3A
2-4990-14	PS-5A

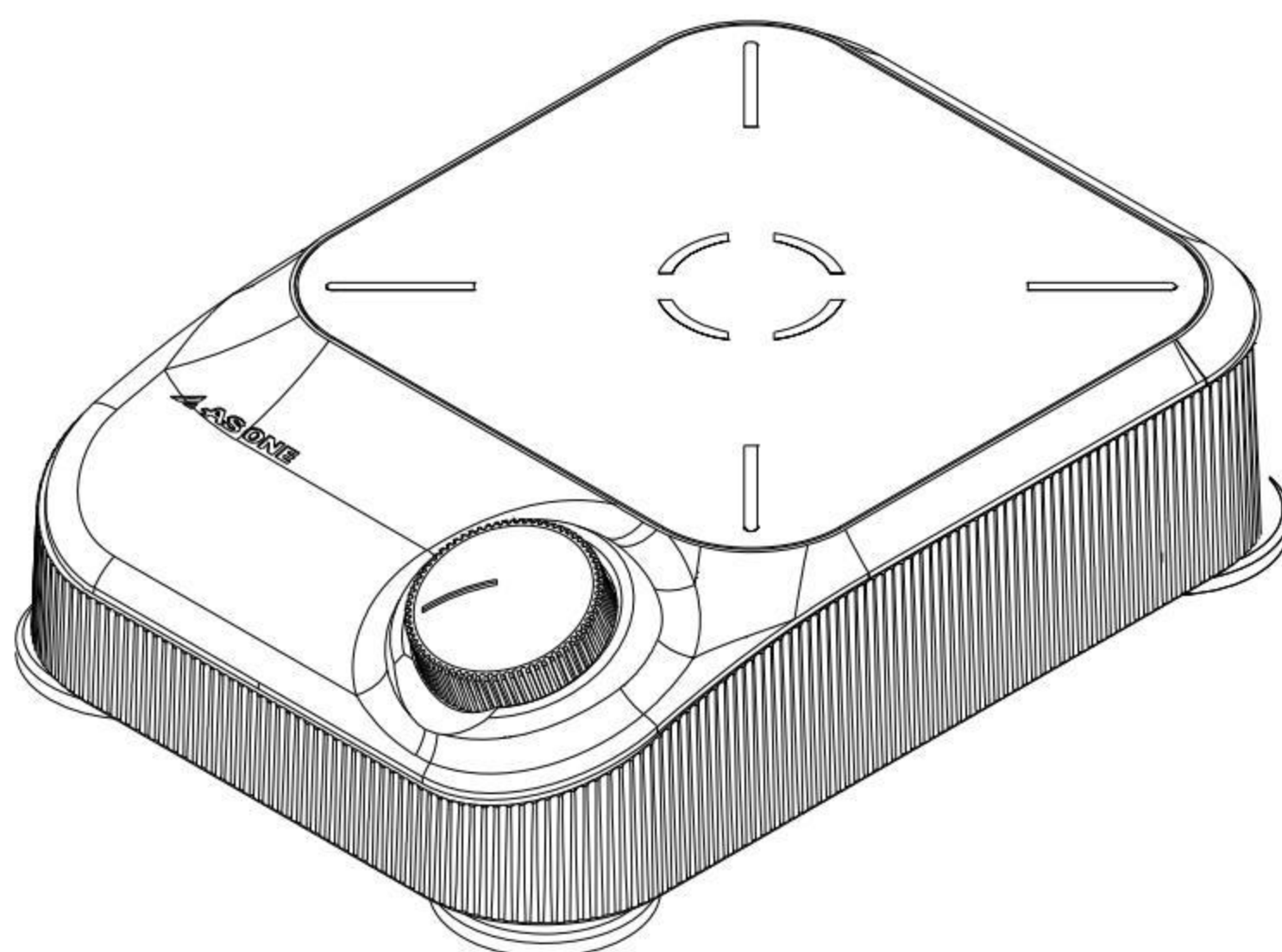

谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

アズワン株式会社

安全注意事项

请务必遵守

●在这里显示的注意事项，根据情况不同可能会引发严重的后果。

●警告标识和它的意义

	警告	如果进行错误的操作，可能会造成死亡或者重伤事故
	注意	如果进行错误的操作，可能会造成伤害事故或者发生财产损失

●安全注意标记

	△符号表示注意（包含危险和警告）。具体注意事项会体现在图片中。 左图表示注意触电
	○符号表示禁止。具体禁止内容会体现在图片中。 左图表示禁止拆解
	●符号表示强制（必须遵守的内容）。具体强制措施会体现在图片中。 左图表示拔下插头

安全注意事项

警告

※本产品仅用于理化研究。请勿用于食品·医疗等其他方面。

 ●请勿使用规格外的交流电（DC5V、使用时专用AC插头100V~240V（50/60Hz））。
·可能会导致火灾、触电、设备故障等情况发生。

 ●请勿用湿手插拔电源插座。
·可能会发生触电事故。

 ●请勿在与水直接接触的情况下使用本产品。
·可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。

 ●请勿在可燃性的液体及气体的环节中使用。
·可能会导致起火、爆炸等情况发生。

 ●请勿将本产品安装在火源、高温物体或者阳光直射的环境下。
·可能会导致设备故障或者引起火灾。

 ●请勿擅自改造、修理本产品。
·可能会导致引起火灾、触电或者设备故障的情况。修理请联系经销商或者客服中心。

 ●请勿在电源线、电源插头有损坏或者松动的情况下使用本产品。
·可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。

安全注意事项

注意



- 使用后，请务必将电源插座拔下。
 - 可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。



- 请勿将超过产品自身负重的物品、或者尖锐物品放置在面板上
 - 可能会导致产品的破损以及性能劣化。



- 请勿将超过面板自身大小的物品放置在面板上
 - 可能会导致产品掉落或产品损坏。



- 请勿擅自改装、弯曲、延长、束缚电源线。
 - 可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。



- 请勿将设备安装在湿气强、尘埃多、产生煤气的环境下。
 - 可能会导致设备短路、发热进而引起触电、火灾、设备故障等情况发生。



- 请勿强行按压开关。
 - 可能会导致设备故障等。



- 请勿敲打或对设备施加强冲击力。
 - 可能会导致设备损坏、故障等。



- 请勿在5~35℃以外的环境温度下运行本产品。
 - 可能会导致设备损坏、故障等。





- 请勿将本产品与其他设备组装在一起使用。
 - 可能会导致设备与其他设备损坏、故障等。



- 请勿长时间运行本设备。
 - 可能会导致设备损坏、故障等。

各部分名称

■主体（PS-1A）

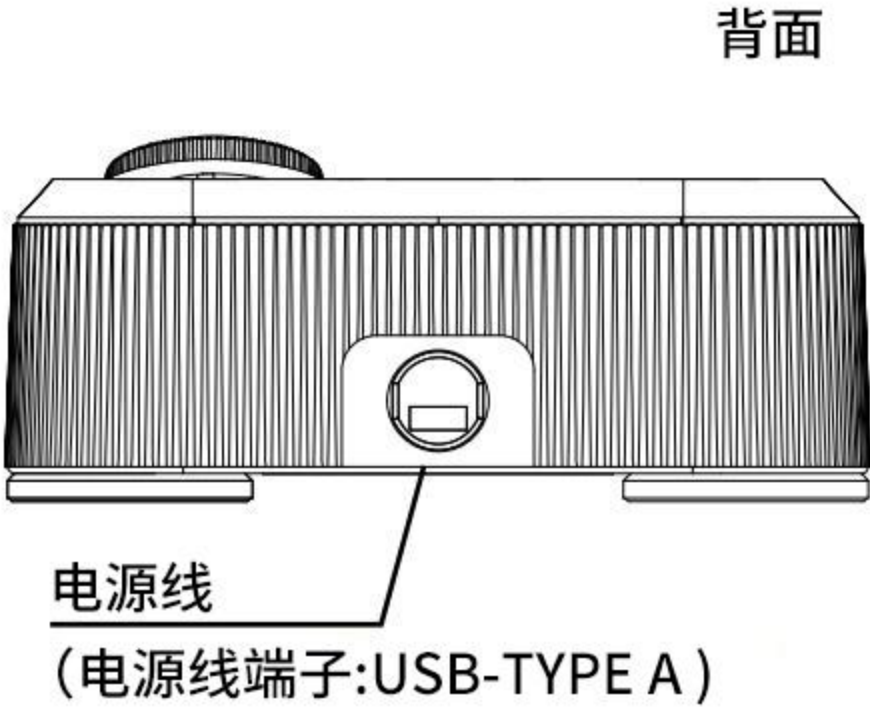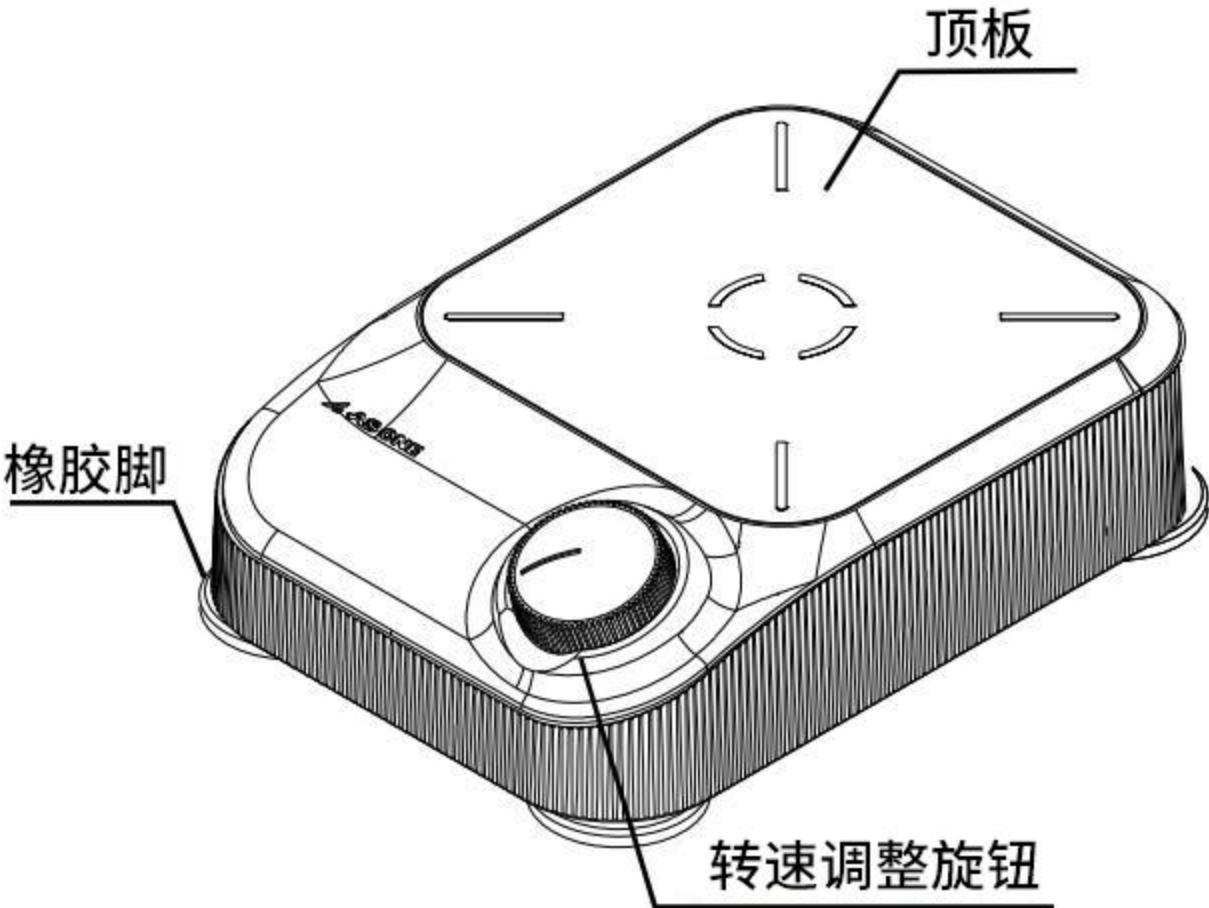

附件：专用AC适配器

使用方法

●安装场所

安装位置对设备的性能和使用寿命有很大影响。安装设备时请注意以下几点。

- 请将设备安装在室内,避免高温、潮湿和灰尘。
- 请将设备安装在附近没有易燃液体或气体的地方。
- 请将设备安装在一个通风良好、不会碰到水的地方。

●如何使用搅拌器功能(主机右侧的旋钮)

- ①请检查转速调整旋钮是否设置为最小值(充分向左旋转),并在顶板中央放置一个装有液体的容器。
※如果在旋钮没有设置到最小值时将容器放在顶板上,设备可能会突然被搅动,液体将会飞溅。
- ②请将转子放在容器中
推荐的转子:30 xΦ8mm的转子 ※转子可能无法正常旋转,这取决于其形状·大小。
- ③请将电源线连接至电源插座上。
※请只使用随设备附属的电源线。切勿使用已用于其他设备的电源线。否则可能导致事故或火灾。另外,请勿将本机附属的电源线用于其他设备。
- ④逐渐转动转速调整旋钮,直到达到所需的速度。(顺时针)
本机没有电源开关,通过转动旋钮启动电机。
※在低速搅拌时,向右旋转旋钮开始搅拌,然后逐渐将旋钮转回低速。
- ⑤完成搅拌操作后,请将转速调整旋钮回最低后,再放下容器。



●如果在搅拌过程中转子在容器中失去控制,请将旋钮调回最小值,并将转子磁化后,再进行旋转。

注意 ●如果搅拌液溢出,请立即擦掉。否则主机材料可能会变质。

●使用后

- ① 使用后将旋钮调回最小。
- ② 如果产品暂时不使用,请将电源线从插座上拔下。



●运行期间拔掉电源线会对产品的使用寿命产生不利影响。
请务必把旋钮调到最小值并将设备停止运行后,再拔下电源线。

注意

故障对策

现象	可以考虑的原因	对策方法
●即使转动转速调整旋钮,转子也不转动 ●即使转动温度调整旋钮,温度也不上升。	电源线没有正确连接到墙上的插座。	请将电源线连接至插座。
	设备背面的电源开关没有打开。	请接入电源。
	激活了产品内部的安全装置。	请放置一段时间,再试一次。 如果这种情况频繁发生,可能是内部零件损坏等。请停止使用机器,并联系敝司或代理店。

产品规格

型号	PS-MINI	PS-1A	PS-3A	PS-5A
主体尺寸	95 x 133 x 53mm	123 x 174 x 52mm	171 X 215 x 56mm	227 X 278 X 61 mm
顶板尺寸	76 x 76mm	108 x 108mm	142 x 142mm	197 X 197mm
转速	MAX1,500rpm			
使用电机	DC有刷电机			
推荐搅拌容量※ (装载容量)	最大约300mL (约0.5kg)	最大约1L (约1.2kg)	最大约3L (约3.2kg)	最大约5L (约5.2kg)
材质	主体：PP（聚丙烯树脂） 顶板：SUS304 脚部：橡胶			
电源	电源：USB TypeA DC5V，附属专用AC适配器（2P插头） 电源线长：约0.8m 使用专用AC适配器时：AC100~240V 50/60Hz 电流：约1 A			
安全装置	过流保护功能(PTC)			
磁力强度	0.08T		0.13T	
重量	约350g	约480g	约700g	约1100g
消耗电力	约2W		约3W	

※水（H₂O）。

规格和外观可能会因改进而改变，恕不另行通知。

保养・维修服务

- 关于保养
- 装置有污垢时请用温水或中性洗涤剂浸湿的软布擦拭干净。
请勿使用稀释剂、汽油、碱性洗涤剂、苯甲醇、酒精或化学抹布擦拭。
※切勿让水进入本机内部。
- 关于维修服务
- 如果在使用过程中出现任何异常，请关闭电源开关，将插头从插入的插座上拔下来，并联系敝司或代理店。
如果您有任何其他问题，请联系敝司或代理店。
 - 本机的搅拌器电机使用碳刷，所以当碳刷磨损到规定的程度时，电机将达到其使用寿命。
不可单独更换碳刷，因此必须有偿更换电机。更换电机时，请联系敝司或代理店。
※电机的寿命可能会因工作环境不同而略有不同。另外，如果使用频率极高，寿命可能是几个月。
 - 如果产品在规格外的电源电压下进行使用，或以说明书中描述的方式以外的方式使用，即使在保修期内，也将有偿维修。
 - 对于保修期后的维修，请联系敝司或代理店。如果产品的功能不能通过维修来维持，将根据客户的要求进行有偿维修。



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2023年5月版