


## 关于2-5638，2-5639系列自动滴定管的使用注意事项

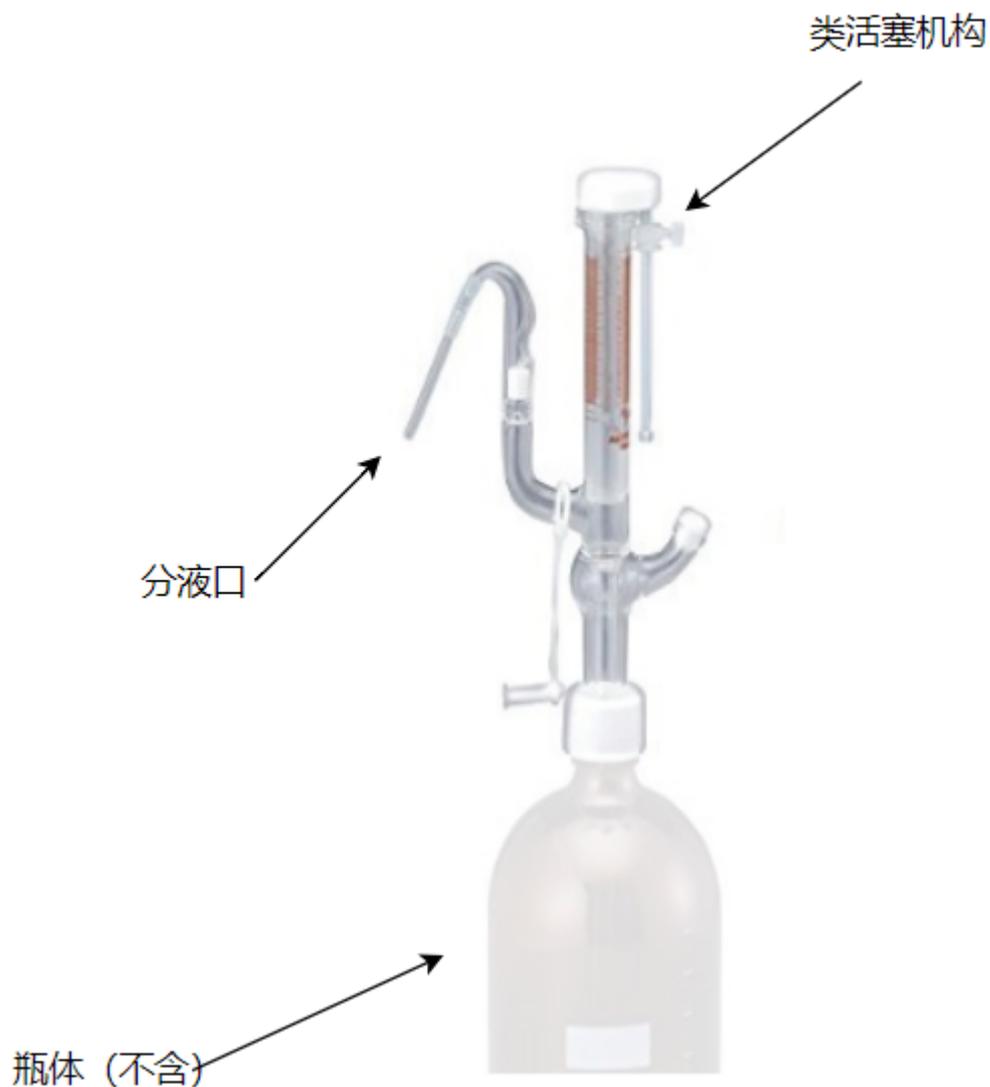

在使用本系列产品进行分液时，不可过快的按压类活塞机构，正确操作如下：

1. 将手放在产品顶部白色塑料组件上
2. 缓缓拉起，直至升高到顶
3. 利用手的自重使其缓慢下降

如过快按压，则会导致液体残留在活塞部，造成误差或分液不稳定，玻璃产生划痕，甚至漏液，请注意。

参考标准：使用时如产生类似玻璃摩擦类似声音则证明按压（上升或下降）过快，需减缓速度