


# 产品图

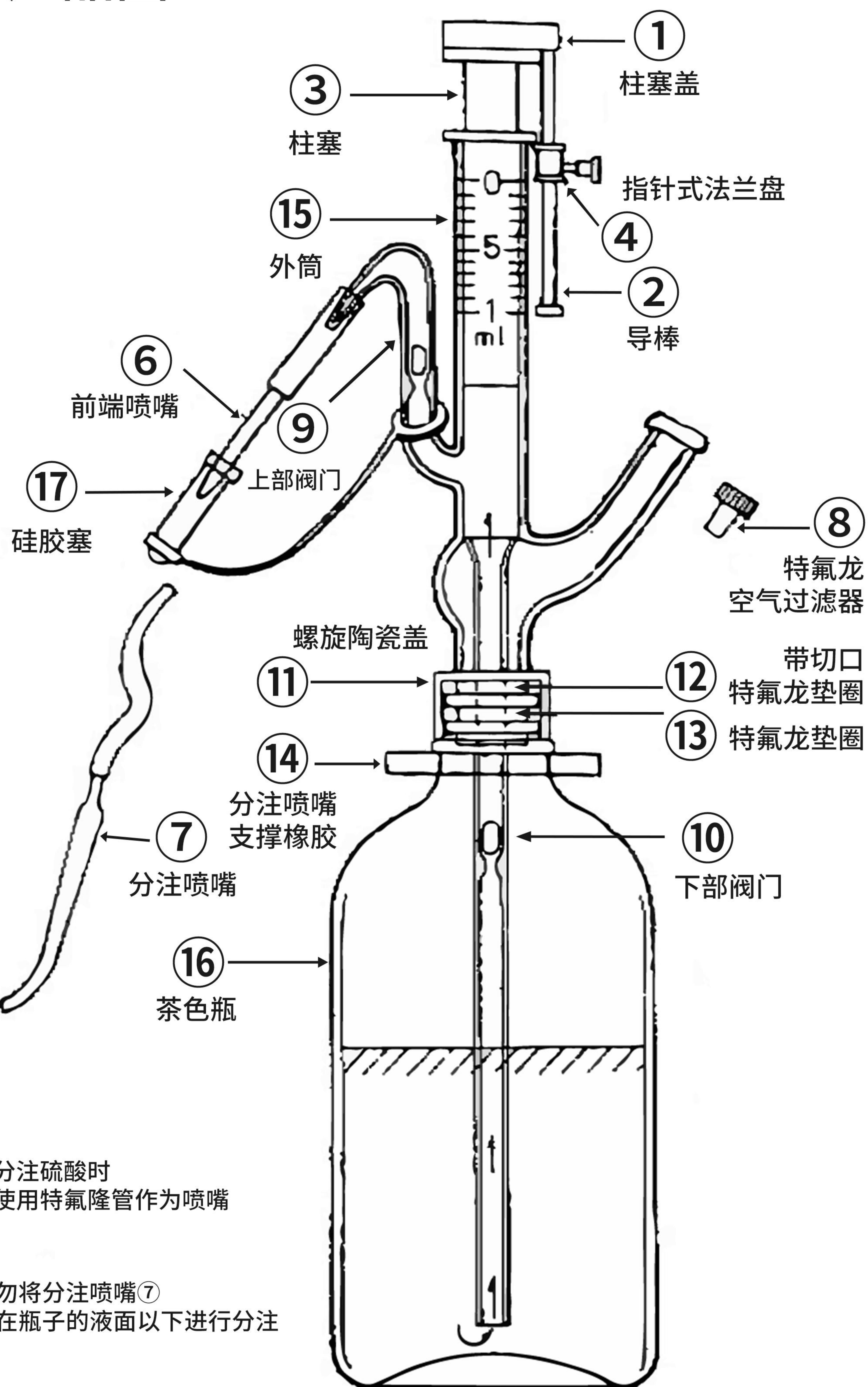

# 使用方法

## 1. 准备操作

直到气泡完全消失前，上下移动柱塞盖。

## 2. 容量设定

将指针法兰对准所需的刻度( $5\text{ ml}$ )并用螺钉固定。

## 3. 分注操作

在柱塞盖停止运动之前，排出所设定的容量。

## 4. 注意

刚开始液体上不去时，把⑥的孔堵住，把①举上去。


将此步骤重复3~4次。

**如果这样做**  **不会下降**

(如果指针式法兰盘在操作中发生偏移)

1. 将所需刻度对准 ，用螺钉固定。

2. 将特氟龙管切成长条，放入导棒，用小螺钉拧紧。

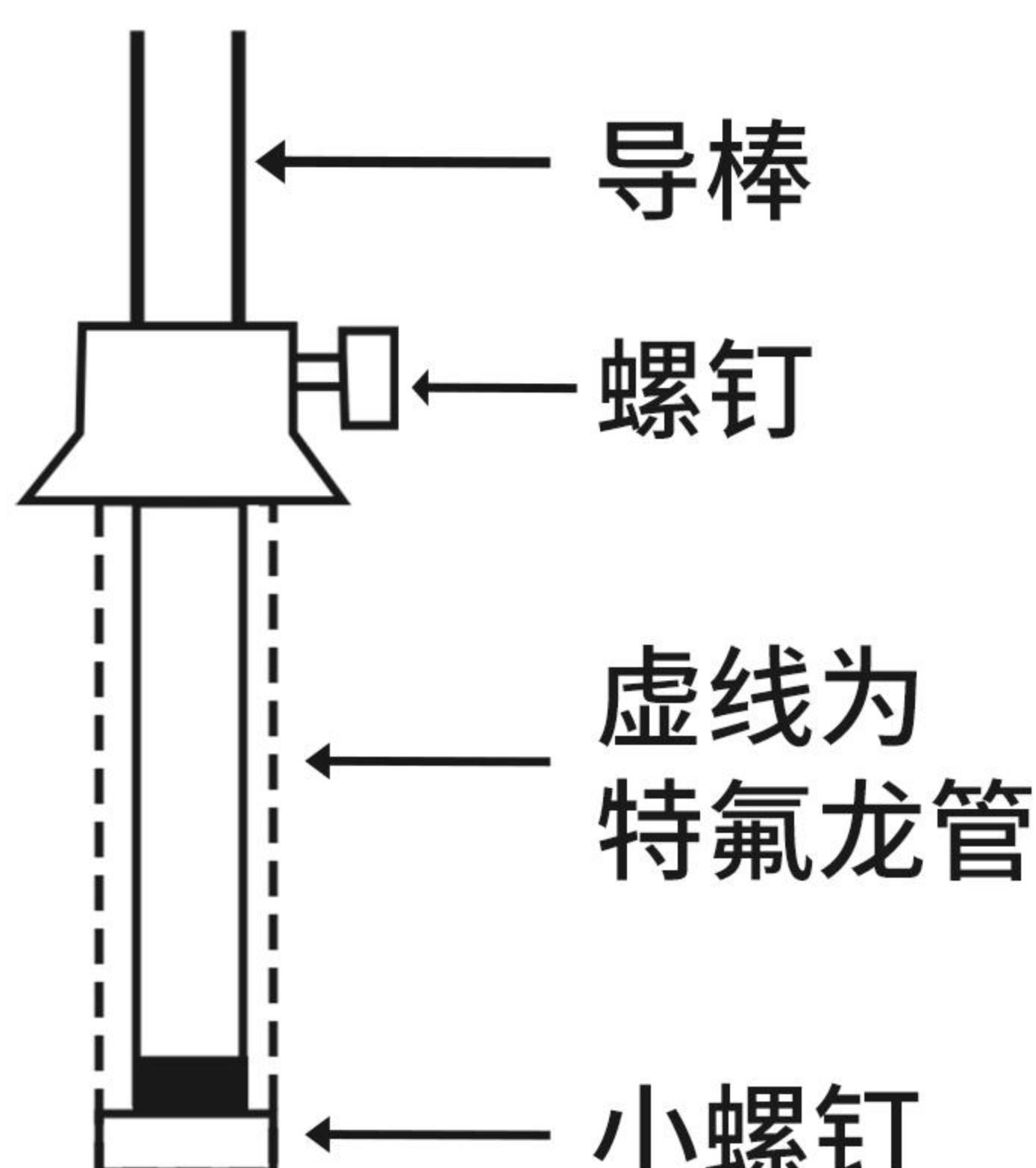

 **AS ONE**

本产品是一种玻璃材质的理化学实验仪器。理化实验伴随着危险，请在具备理化实验安全相关知识的指导者指导下使用。

### \* 处理时的注意事项 \*

玻璃是一种具有良好化学稳定性、耐热性和透明度的材料，但它也很脆，容易破碎。处理时要小心，避免割伤、烫伤等。另外，在使用有害或有毒物质时，请注意不要让液体接触到您的手或进入您的眼睛。

- 1、本产品是由玻璃制成的。请勿将其掉落、冲击或弯曲。
- 2、使用前一定要检查产品。如果产品有划痕或损坏，请不要使用。
- 3、请勿在局部施力或加热。
- 4、请避免加压、减压、快速加热或冷却。
- 5、请注意避免由破碎的玻璃引起的受伤、由内容物引起的烫伤等。
- 6、使用本产品时，应将其放置在稳定的实验桌上或类似的地方。
- 7、在使用有害物、毒物或其他可能影响人体的化学品时，请务必使用防护手套。
- 8、使用后请尽快清洗。如果不加注意，玻璃、刻度等可能会根据所使用的化学品而受到影响。

请注意以上几点，安全使用。



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ：800050617

客服热线：021-54033266

邮箱：[information@mail.as-1.cn](mailto:information@mail.as-1.cn)

官方网站：<https://www.asonline.cn/>



## 注意！

本产品是一种玻璃器皿。如果您小心使用，它可持续使用很长时间。

请小心处理以防产品损坏。

第一次给分注器注水时，轻轻地上下移动活塞。

阀门被磨得很尖，以提高精度。

粗暴的操作可能会损坏阀座。

一旦装满液体，阀门破裂的风险就会降低。

另外，清洗时请轻柔地清洗。

如果柱塞被用力撞向主体，柱塞可能被损坏。

使用后请立即清洁柱塞。

(它的使用寿命会更长)。

喷嘴连接管是由硅胶制成的。

考虑到所用液体的耐化学性，请将管子换成耐化学的产品。

注意请勿把螺丝帽拧得过紧。

如果拧得过紧，有可能导致盖子脱落。

关闭瓶盖，使瓶身不能前后、左右摆动。

因为使用了特氟隆垫圈，所以不能阻止机体的旋转。

必须使用特氟隆垫圈。(SL型和F型除外)。

为了安全起见，在使用过程中一定要检查瓶盖和其他部件是否有松动。