

防潮柜(遮光型)

型号 LH-SK、LL-SK
(产品编号) (2-7937-01、2-7937-02)

使用说明书 Instruction Manual

<各部分名称>



安全注意事项

在使用前,请细读此《安全上注意事项》,正确使用本产品。
在这里显示的注意事项,根据情况不同可能会引发严重的后果。

●错误的使用方式会导致以下不同程度的危害以及损伤。

- ⚠ 警告 (可能会造成死亡或者重度伤害事故。)
- ⚠ 注意 (可能会造成伤害事故或者发生财务损失。)

●本说明书使用以下标记符号。

- ❗ 「表示必须执行」
- 🚫 「表示禁止执行」
- ⚠ 「表示需要注意」

<产品规格> 产品规格可能因改良而所有变更,恕不另行通知。

产品编号	2-7937-01	2-7937-02
型号	LH-SK	LL-SK
外形尺寸 (宽x纵深x高度mm)	300 x 345 x 525	500 x 345 x 335
内部尺寸 (宽x纵深x高度mm)	285 x 275 x 485	485 x 275 x 285
材质	主体:遮光性PVC(聚氯乙烯树脂) 橡胶脚:天然橡胶 门垫圈:乳胶海绵	
搁板尺寸(mm) (搁板材质)	257 x 270 x 4 (聚苯乙烯)	456 x 270 x 5 (亚克力)
搁板安装间距	底1层/50mm、 其他/30mm	
搁板承重	约2kg/枚	
总承重	约10kg	
重量(含搁板)	约4.5kg	约4.85kg
附件 ()内为数量	搁板(3)、 搁板导轨(6)、 硅胶托盘(1) (PET树脂)	搁板(2)、 搁板导轨(4)、 硅胶托盘(1) (PET树脂)

本产品没有附属温湿度计。

<另售品> 产品编码或规格可能会所有变更,恕不另行通知。

商品编号/商品名称	规格
1-001-02/ 预备搁板 LH 用	257mm x 270mm x 4mm、 材质:聚苯乙烯、承重:约2kg/枚、 带搁板导轨2条
1-007-02/ 预备搁板 LL 用	456mm x 270mm x 5mm、 材质:亚克力、承重:约2kg/枚、 带搁板导轨2条

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品,请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后,请妥善保管好该手册,以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时,请将本说明书附上,以便新使用者能正确安全地操作。



警告

为了能够安全正确地使用本产品，请务必遵守以下内容
错误的使用方法会造成用户死亡或受重伤，或导致火灾·触电

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">❗ 使用本产品时，请佩戴合适的防护设备，如安全眼镜、防护手套和口罩。⊘ 请勿在易燃或腐蚀性气体环境中使用本产品。同时避免在附近有易燃或腐蚀性物质的地方使用本产品。⚠ 清洁产品时，不要吸入附着在周围的化学品、蒸气或灰尘。
这可能会对你的健康造成危害。 | <ul style="list-style-type: none">❗ 使用前，请检查每个部件是否有裂纹、划痕和腐蚀。如果发现有任何异常，请停止使用该产品。⊘ 请勿将本产品用于预定用途以外的任何其他目的。本产品仅用于研究目的。⊘ 请勿修改或拆卸本产品。否则可能导致意外事故。
➡ 如果产品被改动或拆解，则不在保证范围内，本公司不承担任何责任。 |
|--|---|



注意

为了能够安全正确地使用本产品，请务必遵守以下内容
错误的使用方法会造成用户死亡或受重伤，或导致火灾·触电

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">⊘ 请勿坐在机器上或把脚放在搁板上。⚠ 注意不要让您的手或手指被门夹住。 | <ul style="list-style-type: none">❗ 请在具有专业知识的人的指导下使用本产品。⚠ 请勿让小孩子接触或使用本机。 |
|---|---|

安装·使用注意事项

以下事项会影响产品的性能，从而导致故障
请务必遵守以下事项

安装本产品时，请避免在以下位置安装。

否则产品可能会变色、变形或开裂，或者产品的强度可能会受到影响。

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">· 有冷凝水的地方· 在火源附近· 有大量灰尘或湿气的地方 | <ul style="list-style-type: none">· 室外· 冲击或振动多的地方· 有水滴的地方· 倾斜处 |
| <ul style="list-style-type: none">· 暴露在阳光直射下的地方· 有腐蚀性气体产生的地方 | <ul style="list-style-type: none">· 附近有紫外线光源的地方· 不稳定的地方 |

请在环境温度为 5~40°C 内的地方使用。

请勿在靠近 60°C 以上的高温物体(如干燥机等)的地方使用该设备。这可能导致设备变形。

本产品不防水、不防尘。请勿在多尘或多水的环境中使用。

请将产品安装在一个坚实且水平的表面上。
如果不符合条件,产品或样品可能会翻倒或掉落。

请勿在产品上放置物体或盛水的容器。

请缓慢打开和关闭门。
如果从关闭的位置大力打开门，可能会损坏设备或降低内部的气密性。

不要将本产品并入其他设备。
➡ 如果将本产品并入其他产品或将其他产品并入本产品，我们无法保证设备安全、性能或其设置损坏。

在处理可能损坏产品部件的化学品(物质)时要小心。
切勿使用对零件材料有重大影响的化学品(物质)。

主机是由PVC制成的，可能会受到所有有机溶剂的影响。处理有机溶剂时需特别小心。
些有机溶剂如果直接粘附在机体上，可能会溶解机体或导致机体产生浊点。

请小心使用本产品。注意不要让产品掉落或跌落。如果产品被损坏，请停止使用。

<产品概要>

除门外的其他5面是由遮光材料制成的，因此适合储存对光敏感的样品。

<防潮箱的安装>

仔细阅读上述"安全注意事项"和"安装和组装时的要求"，将防潮箱安装在满足这些条件的地方。

●请确保留有足够的空间来开闭门以及工作。

●请始终确保安装设备的地板是水平的。如果设备安装时倾斜，门将无法顺利打开和关闭从而可能无法保持产品的气密性。

<如何安装隔板>

如有需要，请将搁板导轨安装到主机上，并设置搁板。

搁板导轨的支撑架必须牢固地安装。


如果安装不当，隔板支撑可能会脱落，或者架子可能会掉下来。



組立手順

①打开主机门，将货架支撑导轨挂在机柜四角的货架支撑凸起上，并将其安装好。


请确保左右两边的搁板导轨高度一致。

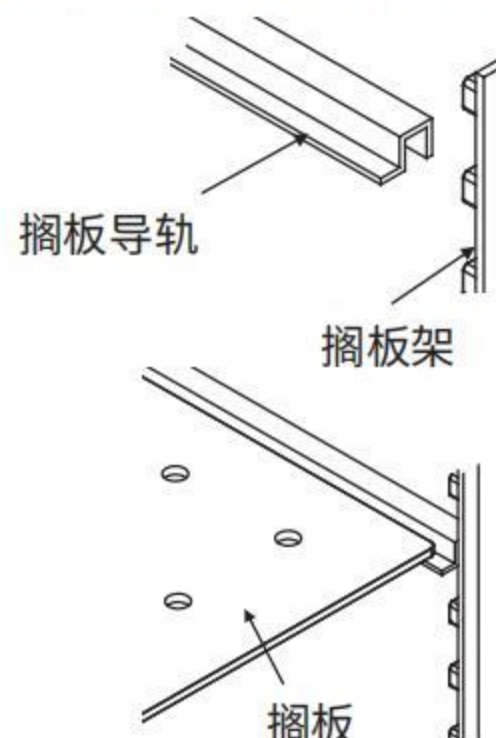

②将搁板导轨安装到搁板架上。

只有LH-SK的搁板有正反(见下图)。搁板的正面(平坦的一面)为朝上的方向。

L L - S K 的搁板没有正反之分。

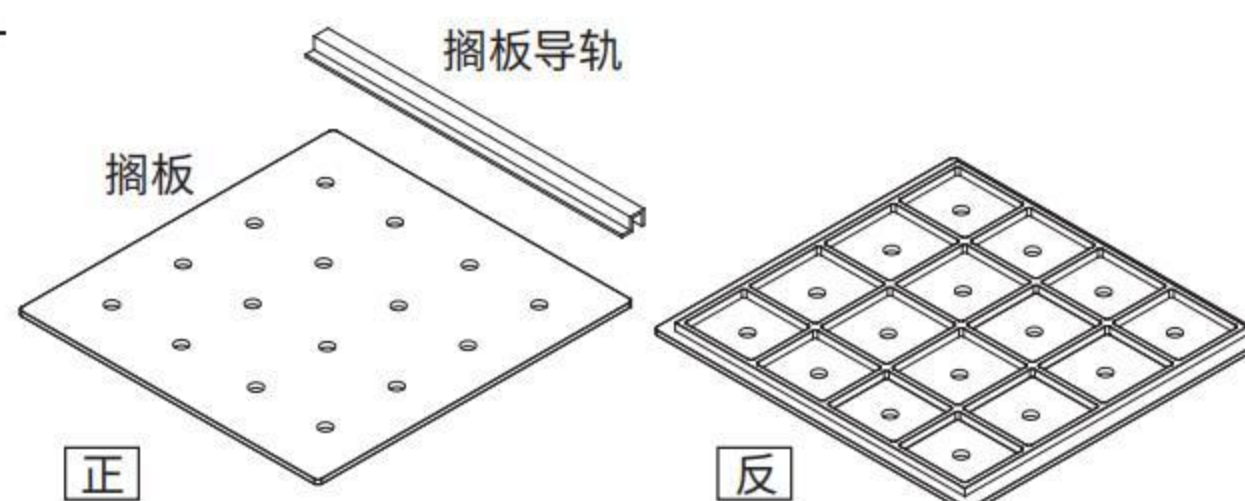

<使用方法>



关于样品中的水分

防潮箱不是用来干燥潮湿的样品的，而是一个干燥的储存装置，以防止已干燥的样品再次变潮。在将样品放入干燥器时，应彻底擦干样品，待其干燥后再放入干燥器。如果将含水量高的样品放入箱内，会影响其他样品。将影响其他样品并导致除湿能力在短时间内变差。

●请分配好样品。放入重物时，请从底部依次存放，以避免翻倒。

●如有需要，请将干燥剂(如硅胶)放置在硅胶盘中，并将其放入防潮箱中。请根据样品的情况调整或更换干燥剂，同时观察样品的状况。

●请注意：若需存储含有有机溶剂或腐蚀性物质的样品，以及被此类物质污染的样品时，请务必谨慎。

本产品采用多种塑料材质制成，请勿存放可能导致这些部件溶解或腐蚀的物质。

保养及维修检查

<保养·维护>

为了保持产品的性能，请定期清洁和检查。



请勿使用有机溶剂，或酒精或洗涤剂，因为它们会使产品本身变质。
请勿使用金属刷、抛光砂或其他可能损坏产品的东西。

- 请用水或热水浸湿软布，擦去附着在产品上的污垢。擦拭后，请将产品充分干燥。
- 对于难以去除的污渍，请用布蘸取少量中性洗涤剂来去除。去除后，一定要用干布擦掉设备上的中性洗涤剂。
- 请时常检查门和主机的接合面以及垫圈，以确保没有污点、划痕或损坏。

<维修检查>

对于保修期过后的维修，请联系敝司或代理店。如果通过维修可以保持功能，我们将根据客户的要求对产品进行有偿维修。



为了保护维修人员的健康，在要求对产品或零件进行维修时，如有以下①、②项的情况，请确保产品或零件已清除放射污染，并在安全工作条件下再进行维修。

- ① 当产品或产品的一部分已经暴露在有传染性、危险性或放射性物质中时。
- ② 当血液或其他化学品以某种方式积聚在产品或产品的某个部分，并被认为对人体有危险时。

请注意，如果没有采取适当的措施清除放射污染，我们将拒绝维修。

<废弃处理方法>

请根据当地的垃圾分类相关法律法规进行废弃。



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ：800050617

客服热线：021-54033266

邮箱：information@mail.as-1.cn

官方网站：<https://www.asonline.cn/>