

使用说明书

Instruction Manual

迷你混匀仪

目 录

ACR-100

- 安全注意事项 2
- 产品安装注意事项 3
- 操作时的注意事项 4
- 产品概要 5
- 作面板说明 6
- 安装方法 7
- 操作方法 8
- 关于保养 8
- 故障对策 9



谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。





阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。




安全注意事项

在使用前，请细读这个《安全上的注意点》后，正确使用本仪器。
在这里显示的注意事项，根据情况不同可能会引发严重的后果。
记载的全部都是关于安全的重要内容，所以请务必遵守。

警告标识和它的意义

 危険	如果进行错误的操作，可能会造成死亡或者重伤事故。
 警告	如果进行错误的操作，可能会造成重度伤害事故或者发生财产损失。
 注意	如果进行错误的操作，可能会造成轻度伤害事故或者发生财产损失。
 お願い	为了确保安全，必须要注意的事项。

安全确保图示

	△符号表示注意（包含危险和警告）。具体注意事项会体现在图片中。 左图表示注意触电
	○符号表示禁止。具体禁止内容会体现在图片中。 左图表示禁止拆解
	●符号表示强制（必须遵守的内容）。具体强制措施会体现在图片中。 左图表示拔下插头

产品安装时的注意事项

为了安全使用请务必遵守下述事项。

危险



禁止事項

- 请勿在爆炸性·易燃性环境中使用。这会导致火灾。
- 安装设备时，一定要使用与额定电源电压、频率和容量相符的电源插座。请勿使用分支插座或桌面插座。这可能引起火灾或触电。
- 本产品仅用于研究用途。（仅供研究使用）
请勿将本产品用于任何其他用途（可能会造成意外事故。）

注意



禁止事項

- 本产品是为室内使用而设计的。请勿在户外或会接触到水的地方使用。
- 请将产品安装在环境温度在4-60°C内的地方。请勿在异常潮湿的环境中安装。
- 本产品为精密仪器，请避免在有振动的地方使用。

进行操作运行的注意事项

为了安全使用请务必遵守下述事项。



危険



強制事項

- 搅拌时请注意不要将溶液溢出主体。
使用前请确认盖子已充分拧紧。



警告



禁止事項

- 使用者请勿拆解·修改或试图修理本设备。这会引起触电，并不在保修范围内。
如果需要维修，请联系敝司或代理店。
- 请勿用于搅拌具有腐蚀性、易燃性或有毒的样品。
另外，请勿使用具有腐蚀性·易燃性的化学品来清洁设备。



注意



強制事項

- 请将试管牢牢插入机器，以避免在搅拌途中拔出。


产品规格

■规格

转速调整范围	10~40rpm
转速设定单位	1rpm
使用环境温度	4~60°C
外形尺寸	258x148x196mm
电机	步进电机6W
重量	1.2kg
电源	AC100V-240V 50/60Hz
附属品	10ml/15ml管架 1组2个 5ml/7ml 管架 1组2个 0.5ml/0.8ml 管架 1组2个 50ml管架 1个 旋转支柱A 1支 旋转支柱B 支 O型环 10个 AC适配器 1个

产品规格

■操作面板

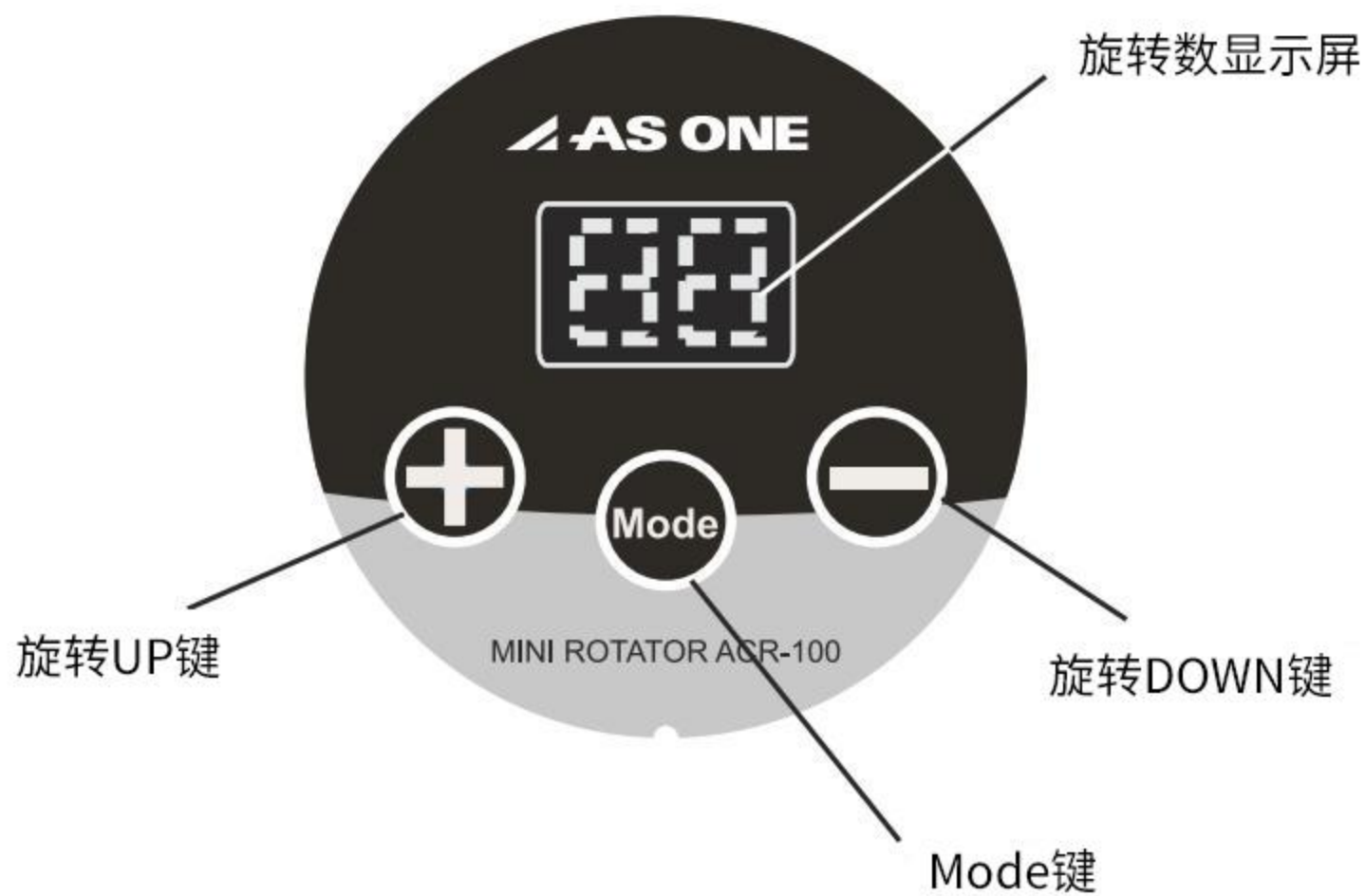


■商品构成

NO.	品名	数量	備考
1	主体	1	
2	使用说明书	1	
3	10ml/15ml管架	2	旋转支柱A用
4	5ml/7ml管架	2	
5	1.5ml/2ml管架	2	
6	0.5ml/0.8ml 管架	2	
7	旋转支柱A	1	
8	50ml管架	1	旋转支柱B用
9	旋转支柱B		
10	AC适配器	1	
11	O型环	10	

安装方法

1. 请牢牢握住主体，将旋转支柱A的一端插入支承部的孔中，同样将另一端插入另一端的支承部的孔中。

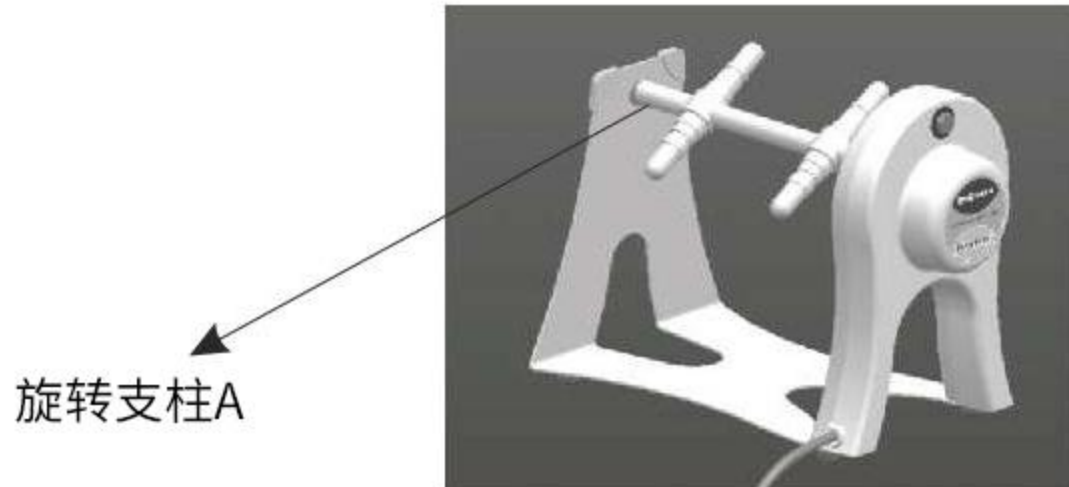



2. 请在旋转支柱A上套上固定用O型环，并安装各种管架。
50ml管架可以安装旋转支架B。
(也可不安装旋转支柱B，单独使用支架。)



3. 请在管架上安装试管。




1. 请牢牢插入软管，没有脱落·松动。
2. 插管时，请以平衡均等的方式安装。
如果平衡被破坏，会导致产生噪音、过载，从而导致机器发生故障。

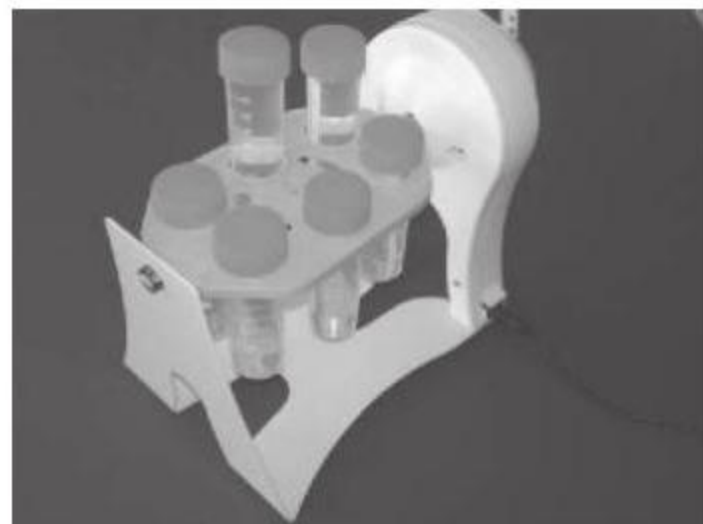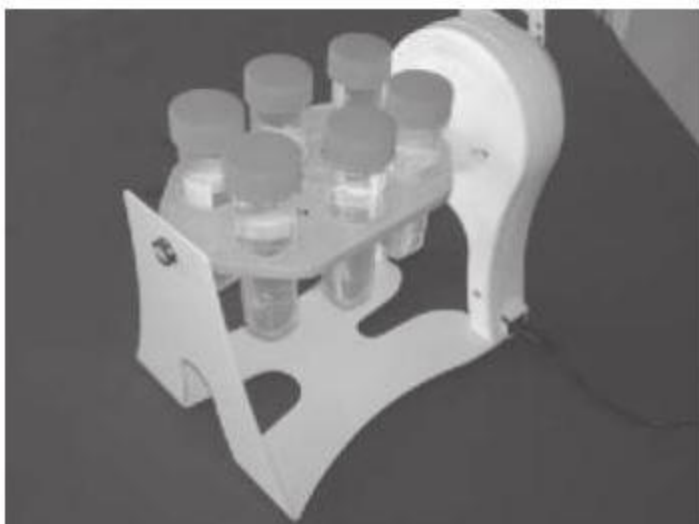

操作方法

■ 搅拌方法

1. 请将机器放置在水平面上，并牢固地连接电源线。
2. 请安装旋转支柱和管架，并安装管子。
3. 请打开电源开关。
4. 请按  键，可切换“连续旋转模式”和“振动模式（※）”。
(在“振动模式”中，转速显示屏显示为“□□”，而在“连续旋转模式”中，转速显示屏显示为设定转速。)
5. 在“连续旋转模式”下，可以用UP/DOWN键设置转速。
(在“振动模式”中不能设置转速。)
6. 使用后，请关闭电源开关。

※ “振动模式”结合了短间隔的振动和部分旋转操作。请根据物体的特点，使用更合适的模式。

关于保养

为确保安全使用产品，
在保养产品之前，请注意以下几点。

- 保养前请务必拔掉电源插头。
- 保养时一定要用软布。
使用化学品时，请使用非腐蚀性的液体。
(pH<8)
- 请勿把整个设备弄湿。
- 使用前一定要干燥。
- 保养前，请确认设备上没有粘附有害物质。

故障对策

■ 故障对策

如果发现产品有异常，请立即停止使用并检查以下项目。
如果情况没有得到改善，请联系敝司或代理店。

症状	原因	对策
不旋转/旋转不良	没有接入电源。	·请确认电源线连接。 ·请确认电源开关是否接入。
	旋转支柱安装不良	·请确认旋转支柱是否牢牢安装在本体？是否被卡住？



亚速旺（上海）商贸有限公司
企业QQ：800050617
客服热线：021-54033266
邮箱：information@mail.as-1.cn
官方网站：<https://www.asonline.cn/>

2022年6月版