

型号: D-301·501·1001·1001W·2001·3001·6001

理化学用


※请勿用于实验用途以外的其他目的。

使用说明书

感谢您购买THERMOS不锈钢杜瓦瓶<Thermocut D>。使用前请仔细阅读本使用说明书，并将其保存在安全的地方，以供日后参考。

各部分名称

◆把手的形状根据型号而有所不同。
(D-301·501不附属把手。)

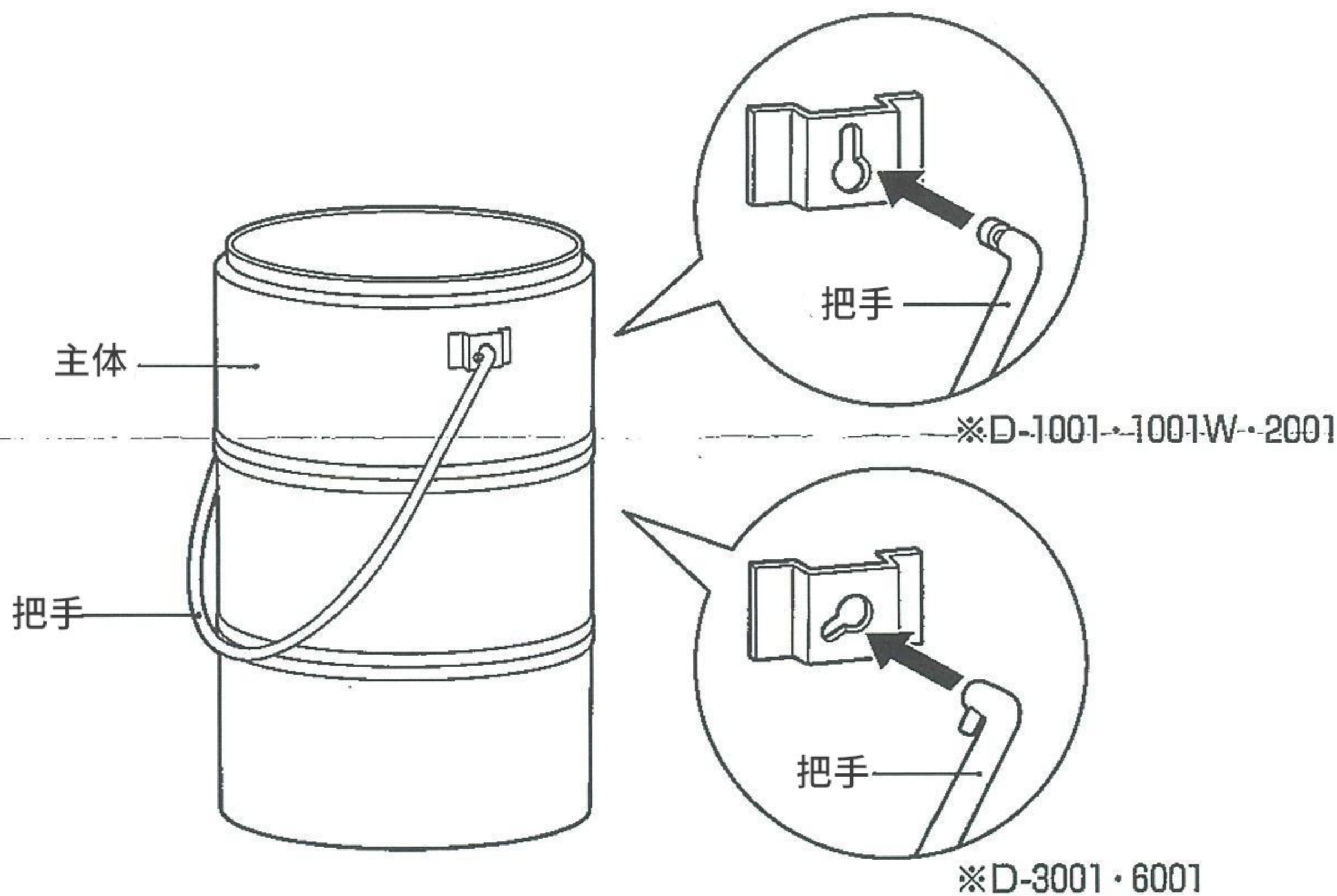

安全注意事项

显示标志的含义

■为了正确使用本产品，对错误使用产品时可能发生的伤害或损害程度进行了以下分类显示。

	警告 表示可能导致死亡或重伤的内容。		注意 表示可能造成轻伤或物品损失的内容。
--	---------------------------	--	-----------------------------

■关于图片记号

	禁止 表示不可以做的内容(禁止)。		必ずおこなう 表示必须遵守的内容。
--	--------------------------	--	--------------------------

警告

●如果产品保暖·保冷能力下降，或主体产生裂缝或孔洞，请立即停止使用。

*这会导致烧伤或受伤。

必ずおこなう

⚠ 注意

- 请始终以直立的状态使用·搬运产品。
 - *如果不这样做，可能会导致事故或伤害。 ❗ 必ずおこなう
- 请勿放置在不稳定的地方。
 - *杜瓦瓶可能会倒下并溢出内容物，并造成事故和伤害。 ⊘ 禁止
- 在使用液氮或其他低温液化气体或干冰期间，或使用后立即，请勿用手触摸瓶口周围或设备内部。
 - *极低的温度可能导致冻伤。 ⊘ 禁止
- 请勿密封主体。
 - *主体内部将被减压或加压，这可能会造成伤害或物体破损。 ⊘ 禁止
- 注入内容物时小心翻倒。
 - *这会导致烧伤或冻伤。 ❗ 必ずおこなう
- 切勿改造·拆卸·修理。
 - *这可能会造成伤害或物体破损。 ⊘ 禁止
- 请远离火炉等火源。
 - *这会导致设备烧伤和变色。 ⊘ 禁止
- 请勿掉落、碰撞或以其他方式使产品受到强烈的冲击，或用坚硬或尖锐的物体戳产品。
 - *这会导致产品变形·损坏，并导致人员烧伤或受伤，产品保热·保冷效果不良。 ⊘ 禁止
- 注入量请控制在本体顶面20mm以下。
 - *注入过多可能导致内容物溢出，从而导致烧伤或受伤。 ❗ 必ずおこなう
- 请勿在电磁炉（IH电磁炉）上使用。
 - *这会导致造成烧伤或损坏。 ⊘ 禁止

使用方法注意事项

- 请勿使用酸·碱·盐。
 - *这可能会导致生锈并造成孔洞，从而使保热·保冷效果不良。 ⊘ 禁止
- 如果发生以下情况，产品可能损坏，请立即停止使用本产品。 ❗ 必ずおこなう
- 在低温下使用本产品时，除瓶口以外的其他部分形成霜冻。
- 在高温下使用本产品时，除瓶口以外的其他部分变热。
- 当感到保热·保冷效果下降时。
- 主体无法进行高压灭菌，请勿使用。 ⊘ 禁止
- 参照图示（各部分名称）安装把手（零件编号D-301·501不含把手）。

保养方法及其注意事项

- 请用温水稀释的中性洗涤剂浸泡柔软的海绵，小心地去除污垢后，擦干并让其彻底干燥。

保管方法

- 保管时请用塑料袋等物体盖住产品，以防止灰尘等粘附在产品上。
- 产品设计是不可堆叠的。每个产品都需直立存放，请勿堆放。

规格

材料的种类	不锈钢
-------	-----

产品会因改良·改善而变更部分规格。因此实际可能会与图示的产品有所不同，恕不另行通知。