

使用说明书

Instruction Manual

振荡器

SR-5

目 录

● 产品安装及使用时的注意事项	2
● 产品概要	3
● 选配支架	3
● 保养、维修服务	4
● 产品规格	4



谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

产品安装以及使用时的注意事项

为了能够安全使用本产品，请详细阅读以下注意事项。



- 请勿使用100V（50/60Hz）以外的交流电。
- 可能会导致火灾、触电、设备故障等情况发生。



- 请勿用湿手插拔电源插座。
- 可能会发生触电事故。



- 请勿在与水直接接触的情况下使用本产品。
- 可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。



- 请勿在可燃性的液体及气体的环节中使用。
- 可能会导致起火、爆炸等情况发生。



- 请勿将本产品安装在火源、高温物体或者阳光直射的环境下。
- 可能会导致设备故障或者引起火灾。



- 请勿擅自改造、修理本产品。
- 可能会导致引起火灾、触电或者设备故障的情况。
- 修理请联系经销商或者客服中心。



- 请勿在电源线、电源插头有损坏或者松动的情况下使用本产品。
- 可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。



- 使用后，请务必将电源插座拔下。
- 可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。



- 请勿擅自改装、弯曲、延长、束缚电源线。
- 可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。



- 请勿将设备安装在湿气强、尘埃多、产生煤气的环境下。
- 可能会导致设备短路、发热进而引起触电、火灾、设备故障等情况发生。



- 请勿敲打或对设备施加强冲击力。
- 可能会导致设备损坏、故障等。



- 请勿在工作台上放置超过产品负荷的物品。
- 可能会导致设备损坏、故障等。



- 请勿安装在倾斜的坡面上。
- 可能会导致液体漏出或设备故障等。



- 请勿将样品放置在工作台中央以外的地方。
- 可能会导致样品翻倒或设备损坏、故障等。



- 设备运行过程中，请勿触摸振动台·支架附近。另外，在操作过程中请勿更换容器·支架。
- 请始终确保电源开关关闭。这样做可能会导致伤害。



- 实验期间请定期通风。
- 大气中的气体可能会大幅降低产品的耐久性。如有必要，建议安装通风设备。

产品概要

■ 产品整体图



■ 使用方法

- 1: 请确保电源插头从插座上拔下, 用4个连接旋钮螺丝将烧瓶支架或通用振荡台安装在振动台上。请将它们牢固地连接起来, 以避免在操作过程中松动。
※烧瓶支架和通用振荡台都是选配的。
※实验途中样品可能会飞溅, 请务必盖好容器盖, 并佩戴防护眼镜。
- 2: 请将待所用的容器放在烧瓶支架或通用振荡台上。
※使用前, 请检查容器是否会因摇晃而脱落或损坏。
- 3: 请确保电源开关和计时器处于OFF位置, 将振速调整旋钮转到Lo (充分向左转) 位置后, 将电源插头连接到三孔接地的电源插座上, 并打开电源开关。
- 4: 如果是连续运行的情况, 请将计时器向左转到连续位置, 或在使用计时器时向右转到任意数字。
- 5: 将振速调整旋钮逐渐向右旋转到所需的振速。
※根据容器的高度和重量, 高速的振动速度可能会导致机体移动, 请设置不会让机体移动的振速。
※请设置在运行过程中不会导致容器翻倒或移位的振速。
- 6: 当移除设置的容器时, 请将振速调整旋钮调至Lo, 将计时器调至OFF位置, 关闭电源开关, 等待机器停止后再进行工作。
- 7: 使用后, 将电源开关转到OFF, 并将电源插头从插座上拔下。

选配支架

振荡器用支架 振荡容器可安装数					
商品名		烧瓶支架			通用振荡台
型号		F-01	F-02	F-03	N-01
商品编码		1-205-05	1-205-06	1-205-07	1-205-08
三角烧瓶	50ml	16	-	-	20
	100ml	16	-	-	12
	200ml	-	8	-	9
	300ml	-	8	-	6
	500ml	-	-	5	4
Φ16试管		-	-	-	144

保养、维修服务

■关于保养

- 请用沾有温水或中性洗涤剂的软布将设备擦拭干净。
请勿使用稀释剂、苯、碱性洗涤剂、苯甲醇、酒精或化学抹布擦拭。
※切勿让水进入设备内部。

■关于维修

- 如果在使用过程中出现异常，请关闭电源开关，将插头从插座上拔下，并联系敝司或代理店。如果有其他问题，也请联系敝司或代理店。
- 如果在非额定电源电压·频率的情况下使用本机，或以非说明书所述的方式使用本机，即使在保修期内，本机也会收费进行维修。
- 保修期过后的维修，请联系敝司或代理店。如果可以通过维修来维持设备功能，我们将根据客户的要求收费进行维修。

保养、维修服务

产品名	振荡器
型号	SR-5
振动方式	水平振动
振动速度 (rpm)	20~180
振幅 (mm)	40
计时器	发条式最长60分钟 (可连续运行)
允许负荷加重 (kg)	5
振动台尺寸 (W x D)	350x300
外形尺寸 (W x D x Hmm)	391x396x140
重量 (kg)	17
电机	DC无刷电机 36W
电源	AC100V 50/60Hz 5A
周围温度范围 (°C)	5~35



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2022年5月版