



大屏显示清晰可见


大屏幕

重置功能

- 倒计时
- 墙壁挂钩

- 支架
- 强力吸铁石

※本纸可以折叠。
使用说明书印刷在内侧。

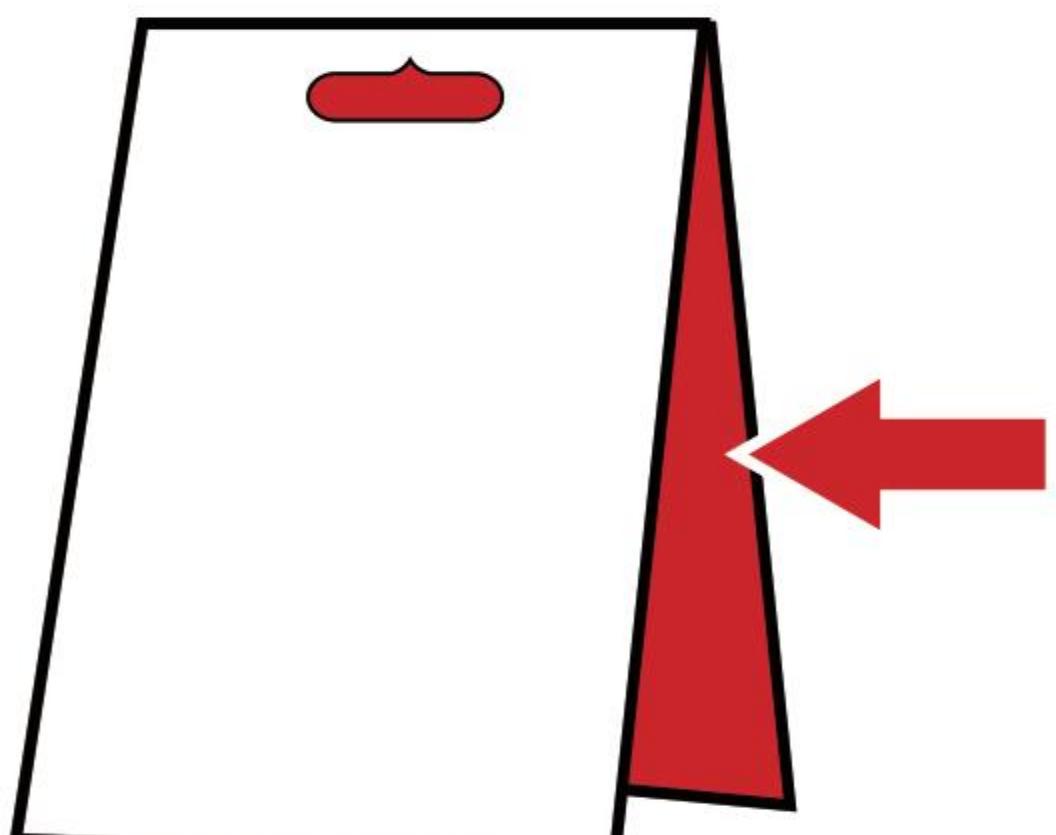

AS ONE


附带电池（运行用：7号电池×1个） ※使用钕磁铁

定时器说明书

● 各部分名称



[スタート/ストップ](start/stop)按钮
用于开始计数、停止
或暂停时使用

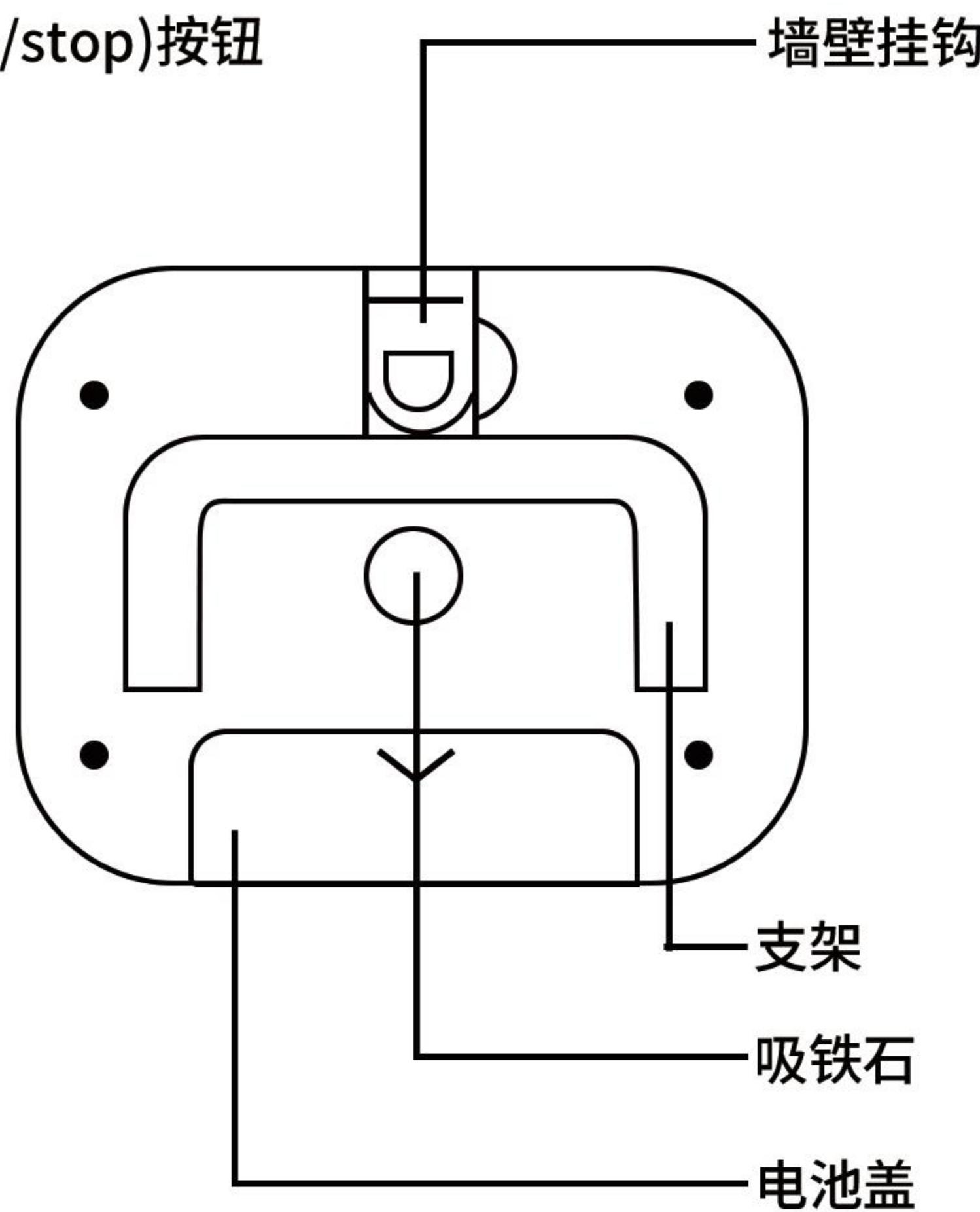

● 操作说明

倒计时功能

- 1) 同时按下[分]按钮和[秒]按钮进行重置，使显示变为[00M00S]
- 2) 按[分]按钮设置分钟。长按可快速增加
- 3) 按[秒]按钮设置秒数。长按可快速增加
- 4) 按下[スタート/ストップ]按钮，倒计时开始。时间到时，蜂鸣器会响约1分钟
- 5) 停止蜂鸣器时，按任意按钮即可停止
(重复功能:停止蜂鸣器时按[スタート/ストップ]按钮，会回到原设定的时间)
- 6) 倒计时过程中，按[スタート/ストップ]按钮可暂停
若需继续倒计时，请再次按[スタート/ストップ]按钮

倒计时功能

- 1) 同时按[分]按钮和[秒]按钮进行重置，使显示变为[00M00S]
- 2) 按下[スタート/ストップ]按钮，正计时开始
- 3) 按任意按钮都可以停止计时

■ 更换电池 (使用电池：7号电池×1节)

当电池电量不足时，可能会出现显示变暗、误动作或异常显示，按钮也可能无法操作。请将此作为更换电池的参考

更换电池请按以下步骤进行：

- 1) 将电池盖按箭头方向滑动后取下
- 2) 取出旧电池时，请确保正确安装新电池的极性(+・-)

※请注意，如果电池极性安装不正确，可能会发生漏液等问题

※如果电池接触不良，可能无法正常使用

3) 关闭电池盖

更换电池时，请按照所在地区的指示处理废弃电池

■ 电池寿命

如果安装了新的正常电池，本计时器在1年的使用期限内可以正常工作

(假设每天有30秒的报警响起)

附带的电池是试用电池，因此其寿命可能会比标示的短

■ 产品规格

显示方法	液晶数字 4位
报警响铃时长	约1分钟
最大设置时间	99分钟59秒
最大计时时间：99分钟59秒	99分钟59秒
工作温度范围	0~50°C
工作电压	DC1.5V(7号碱性干电池×1节)

■ 产品使用注意事项

- 1) 请勿将本产品放置在高温、高湿度或空气潮湿的地方
- 2) 避免加热、拆解、充电、改造、在水中或火中使用
- 3) 避免多次跌落或碰撞，以免导致故障
- 4) 清洁本机时，请用干净的软布擦拭。如果污渍较重，可用中性清洁剂蘸布擦拭
请避免使用松香、汽油、酒精等清洁剂，因这些可能会导致变色、变形或破损

! 关于电池的警告事项

- 请勿使电池短路、分解或加热，也请勿投入火中。否则可能会导致液体泄漏或电池破裂
- 如果是碱性电池，万一碱性溶液接触到皮肤或衣物，请用清水彻底冲洗；若不慎进入眼睛，请立即用清水冲洗并尽快就医
- 请将电池放在婴幼儿无法接触到的地方。万一误吞，请立即就医
- 在运输或保存电池时，请使用胶带等绝缘材料包裹电池端子。如果与其他金属或电池混放，可能会导致起火或破裂

! 关于电池的注意事项

请务必遵守以下事项。如果使用不当，可能会导致电池液体泄漏或破裂，引发设备故障或人身伤害

※请正确安装电池的极性(+/-)。使用完毕后请立即将电池取出

※若长期不使用，请将电池取出保管



本品使用钕磁铁。
如果您装配如心脏起搏器、金属支架等体内植入物，请勿将本产品放入口袋或贴近身体
携带。另外，请勿将本产品靠近智能手机，模拟时钟，交通卡，磁力胶带等物品。否则
可能若磁力部件或数据内容受损。



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ：800050617

客服热线：021-54033266

邮箱：information@mail.as-1.cn

官方网站：<https://www.asonline.cn/>

2025年6月版