

使用说明书

废液回收器

型号 SF14-PW、SF14-CB、WT20-PW、WT20-CB



谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。
为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。
阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。
当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

特征

- 带浮子的漏斗可防止废液被过度填充。当约80%的容量时浮子会漂起。
- 配有过滤器，以去除废液中的固体。
- 接地型，可防止因静电引起的触电和火灾。


安装时请注意

- 请勿暴露在热源下或受到阳光直射。
- 请在通风良好的地方使用。
- 请安装在一个平坦的表面上。
- 请安装在附近没有高反应性物质的地方。
- 请勿安装在人流量大的地方。

使用时请注意

- 使用时请戴上手套和护目镜等物品，以提供足够的保护。
- 请在5°C~40°C的环境温度范围内使用。建议使用温度为25°C。
- 请根据内部存放的液体，控制好储存时间。
- 如果使用了酸性或碱性物质，请事先充分稀释。
- 对有爆炸危险的废液请事先进行适当处理，在确认安全后再回收至容器。
- 请勿将固体放入容器中。
- 将本产品放在托盘等物品上使用时，请勿在一个托盘上放置两个以上的产品。由于液体溢出等原因，有可能发生反应，从而导致受伤。
- 请勿将本产品用于废液回收以外的任何用途。

各部分名称

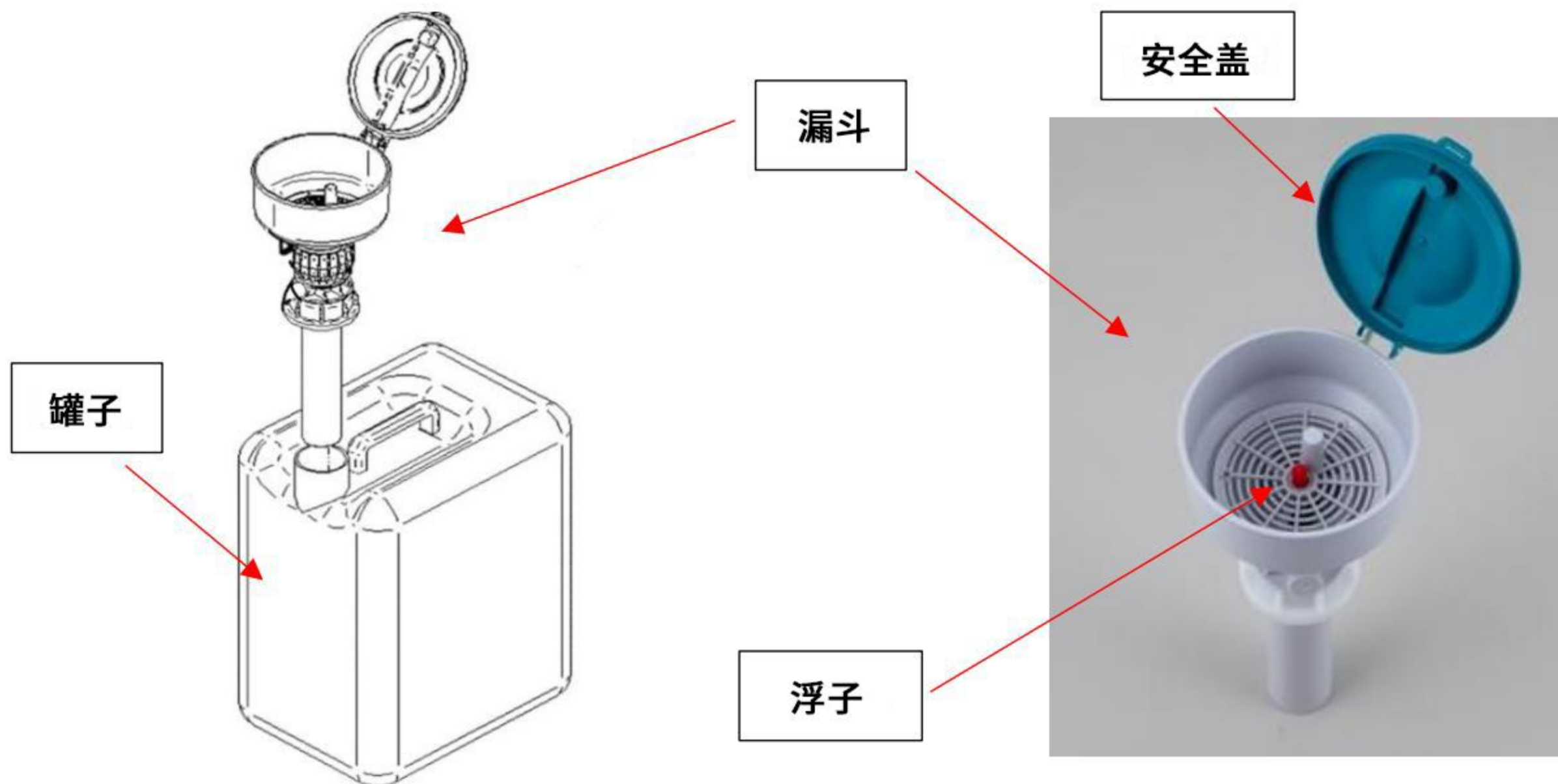

和主体一起捆包的物品

漏斗 (4-2537-01、02)

- 漏斗.....1个
- 70%液面杆...1根
- 内容物警告标签..1枚
(请根据需要粘贴)
- 使用说明书 (本手册) ...1份
- 接地连接线...1根 (仅SF14-CB)

罐子 (4-2537-03、04)

- 罐子.....1个
- 内容物警告标签..1枚
(请根据需要粘贴)
- 使用说明书 (本手册) ...1份

警告标签示例



参数

商品编号	4-2537-01	4-2537-02	4-2537-03	4-2537-04
型号	SF14-PW	SF14-CB	WT20-PW	WT20-CB
规格	带浮子的漏斗	带浮子的漏斗 (静电扩散性样式)	罐子	罐子 (静电扩散性样式)
颜色	白色	黑色	白色	黑色
尺寸	160×144×270mm		228×301×402mm	
材质	PP		HDPE	
容量	1L		22L	
表面电阻率	-	$10^6\Omega$ 以下	1	$10^6\Omega$ 以下
内径	ϕ 135mm		ϕ 45mm	

※商品的规格及外观可能会因改良·改善而变更，恕不另行通知。

使用方法

1. 请取下罐子的盖子，旋转漏斗以安装。
2. 请打开漏斗顶部的安全盖，倒入废液。
3. 当罐子容量的80%被填满时，浮球会上升。
4. 旋转漏斗并拆下，并关闭罐子的盖子。
5. 将装满废液的管子存放在一个合适的地方。



浮子液面杆的更换方法（使用4-2537-01、02时）

一般情况下，当倒入约容量80%的废液时，浮子会上升。
可以通过以下方法使其规格改变为70%时浮子上升。

1. 首先逆时针旋转筛子和液面杆（红色部分），将其取出。
2. 将液面杆从漏斗取下。
3. 逆时针旋转浮子，将其从液面杆上取下。
4. 将其与长度为230mm的70%液面杆更换，并按之前的相反顺序进行组装。




浮子



接地连接（使用4-2537-02、04时）

1. 将螺丝穿过靠近漏斗外部中间的孔。(图1)
2. 将螺丝穿过接地连接线上的圆环。(图2)
3. 用端子夹住螺母，并牢固拧紧。(图3)
4. 请确保接地连接线的另一端正确接地。
5. 转动漏斗，确保它牢固地连接到罐子上。

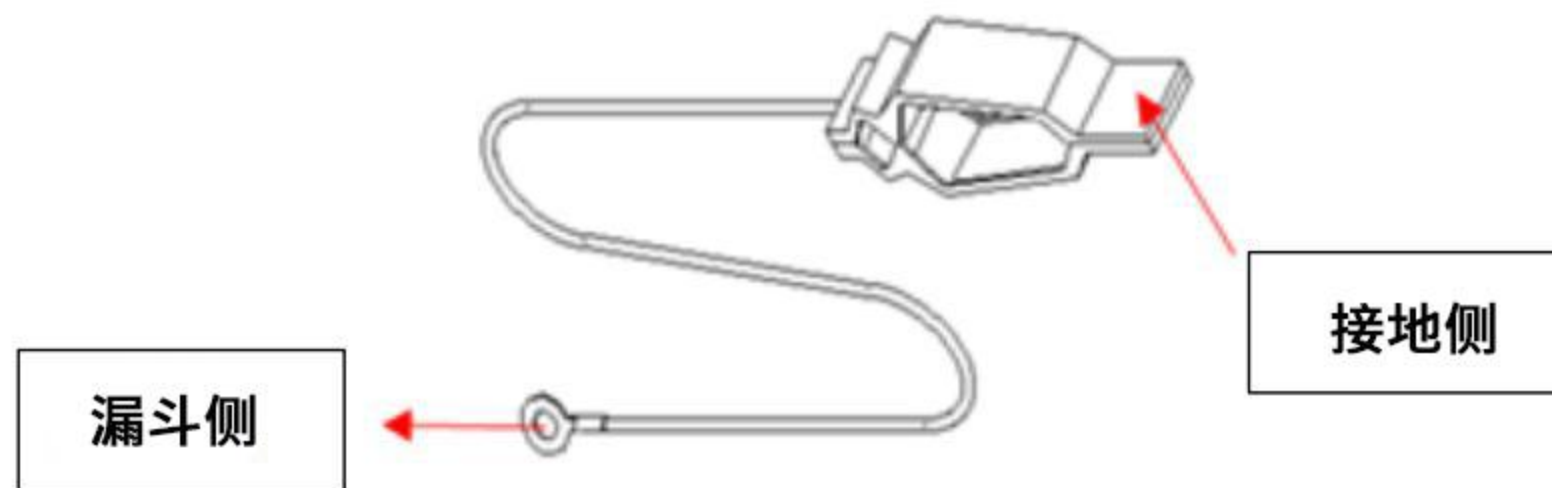

图①



图②



图③



AS ONE

亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>