



同仁化学研究所 中国（上海）代表处  
地址：上海市零陵路 899 号飞洲国际广场 27 楼 J 座  
邮编：200030  
电话：021-6427-2302 021-5424-8373  
传真：021-6486-5302  
网址：<http://www.dojindo.cn>

## Isothiocyanobenzyl-EDTA 配制方法

- 1、用无水新鲜的 DMSO 溶剂溶解 Isothiocyanobenzyl-EDTA，配制成适当浓度的液体。
- 2、可以使用超声波助溶。
- 3、Isothiocyanobenzyl-EDTA 易吸潮分解，尽可能在短时间内用掉，避免失效，建议现配现用。

### 注意事项：

- 1、如用其它溶剂溶解，可能会因种种原因而无法溶解完全，影响实验。
- 2、如用其它溶剂溶解，为避免因吸潮分解而造成失效，应现配现用。
- 3、建议先取少量试剂用溶剂溶解，避免因溶解效果不好而全部报废。
- 4、同仁化学研究所不承担因使用其它溶剂溶解（溶解不完全）而给实验带来的一切不良后果和损失。