

## 使用说明书

# 大型气体置换防潮箱

1-5212-01,-02 GD-SP, GD-SS

1-5212-03,-04 GD-WP, GD-WS



GD-SP, GD-SS



GD-WP, GD-WS

### 谢 谢 惠 顾 ！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能更好的使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

**AS ONE**  
亚速旺(上海)商贸有限公司

## 安全注意事项

本手册是为了安全正确地使用本产品,并防止事故和损害于未然,列举了一些关于安全上需要特别注意的事项。根据其重要性和危险程度,用以下警告标识作为指示,请务必遵循这些指示,安全地使用本产品。

### 各种警告标识的定义

 <b>警告</b>	处理不当,可能会导致死亡或严重伤害。	 <b>提示</b>	安全须知事项。
 <b>注意</b>	处理不当,可能导致轻微的人身伤害或产品损坏。		







它们都记载了重要的安全信息,因此请务必遵守。

### 安全标识

	未指明,一般注意,警告,禁止。		未经允许的一般用户操作
	禁止拆卸或改装,否则可能导致触电等伤害的情况		禁止触摸设备的特定部位,否则可能导致人身伤害
	请注意触电危险		

### <安装安全注意事项>

在安装产品时,为了充分发挥安全使用和产品功能,请在仔细阅读以下项目的基础上,选择合适的场所。


 <b>警告</b>	
	·请勿靠近60°C以上高温物体(烘干机等)的场所使用本产品。 否则可能导致主体变形。
 <b>注意</b>	
	·请选择平坦稳固的场所安装。否则可能发生储存品掉落或产品倾倒的危险。 ·请勿阳光直射下使用。否则亚克力板可能会变色,变形或脆化。
 <b>提示</b>	
	·安装时,请先在脚轮下垫一个胶塞,以防滑动。
<b>提示</b>	·为了防止运输途中的破损,门把手安装在内侧。使用前,请先取下把手,将其重新安装到外侧。

※请勿在室外使用本产品。

## <安全操作注意事项>

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 请勿踩踏搁板或坐在干燥箱上面。否则有跌落或损坏的危险。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 该产品大部分由丙烯酸树脂制成。请小心对待, 如果粗暴对待本产品, 可能会因损坏而受伤。</li><li>· 开关门请慢一点。如果粗暴对待, 可能会因损坏而受伤。</li><li>· 本防潮箱没有耐压结构, 因此请勿对其加压或减压。加压或减压可能会使其破损从而造成伤害。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 请勿私自拆卸或改装本产品, 对于因拆卸或改装引起的任何事故, 我司概不负责。</li></ul>
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 当箱内储存有物品时, 请勿移动。否则储存的物品可能因搬运过程中的震动而掉落, 搁板恐怕也会掉落。</li><li>· 由于本防潮箱不是耐压容器, 出于安全考虑, 如果箱内气体过高, 会有气体从底部密封垫圈处泄漏。因此, 在导入气体时, 请务必将OUT侧的阀门全开, IN侧的阀门打开1/2或者更小, 让气体缓慢导入。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 产品容易受到酸类(盐酸, 铬酸, 硝酸, 硫酸等)和有机溶剂(丙酮, 二甲苯, 氯仿, 酒精, 乙酸等)的腐蚀, 请避免接触这类化学品。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 搁板支撑架请固定好。如果安装不牢固, 搁板可能由于支撑架滑落而脱落。</li></ul>

## <产品概述>

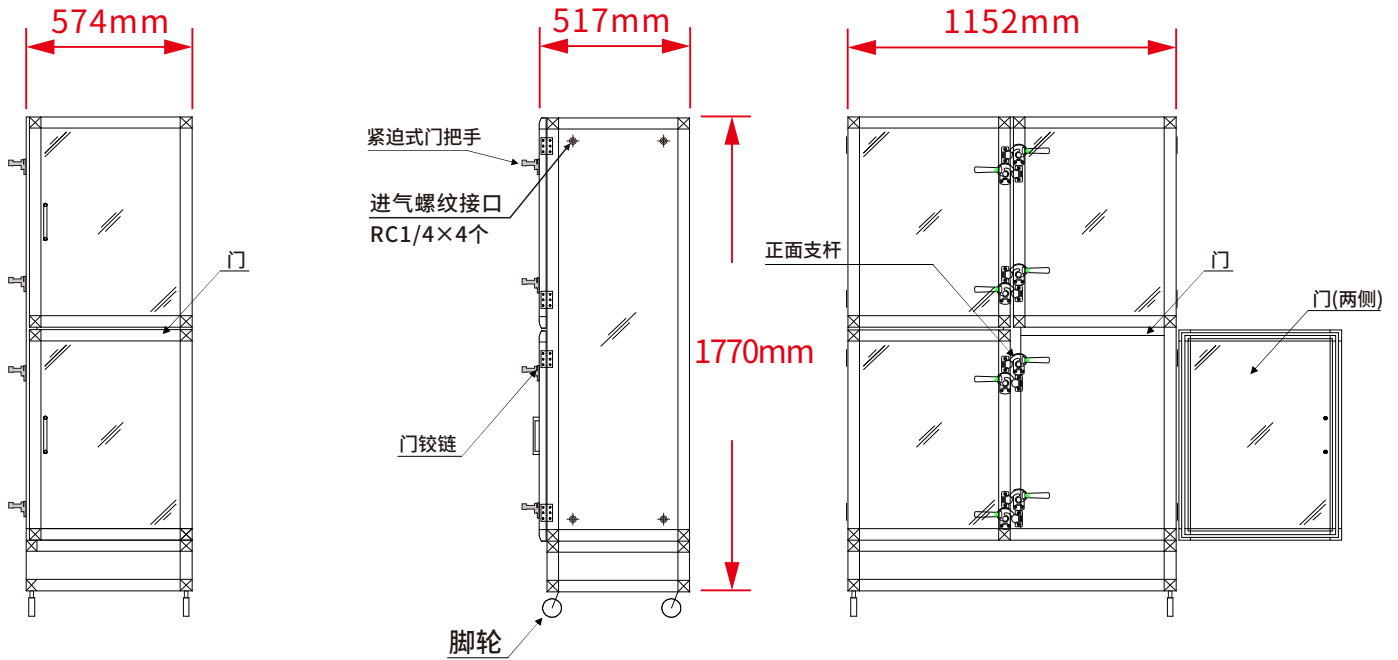



**GD-SP, GD-SS正面**

**全部机器侧面**

**GD-WP, GD-WS正面**

## <关于保养>

清洗时, 请先用温水或清水浸湿干净的软布, 拧干后再擦拭。  
难以去除的污垢, 请先用中性洗涤剂清洗, 再用软布擦拭。

 <b>注意</b>	
	·切勿使用有机溶剂, 去污粉(粉末状), 表面稀释剂, 煤油, 酸等及一类溶剂。

## <规格参数>

型 号	:	GD-SP	GD-SS	GD-WP	GD-WS
编 号	:	1-5212-01	1-5212-02	1-5212-03	1-5212-04
外 形 尺 寸 (mm)*1	:	W574×D517×H1765		W1152×D517×H1765	
内 部 尺 寸 (mm)	:	W560×D483×H1486		W1138×D483×H1486	
搁 板 尺 寸 (mm)	:	490×460×15	490×460×10	490×460×15	490×460×10
搁 板 数 量	:	4块		8块	
搁 板 承 重 (kg)	:	10kg/块			
最 小 安 装 间 距	:	50mm			
搁 板 材 质	:	高抗冲聚苯乙烯 HIPS	不锈钢SUS430	高抗冲聚苯乙烯 HIPS	不锈钢SUS430
材 质	:	铝合金、亚克力玻璃(PMMA)			
接 气 嘴 规 格	:	RC 1/4(PT1/4)×4个			
脚 轮	:	φ65mm尼龙脚轮 (其中2个为固定脚轮)			
附 属 品	:	硅胶干燥剂托盘1个		硅胶干燥剂托盘2个	

\*1:不包含突出部分的尺寸。

## <关于保修>

本产品三包按照国家三包规定执行,免费提供使用以后的咨询指导,非人为损坏免费保修一年。

保修期内如有发现任何异常行为,请先参阅使用说明书上的常见故障及处理方法,如还未能解决,请立即断电,并联系各地经销商或厂家。

※因使用不当或超过保修期出现的问题,在修理时会酌情收取维修费用。

2019年9月第1版

  
**AS ONE**  
 亚速旺(上海)商贸有限公司  
<http://www.asonline.cn>  
 ☎ 021-5403-3266 📞 800050617  
 📠 021-5403-6091 ✉ information@mail.as-1.cn