


**GBSD-150/GBSD-300**

**玻璃珠灭菌器**

**操作手册**

**Version 1.0**

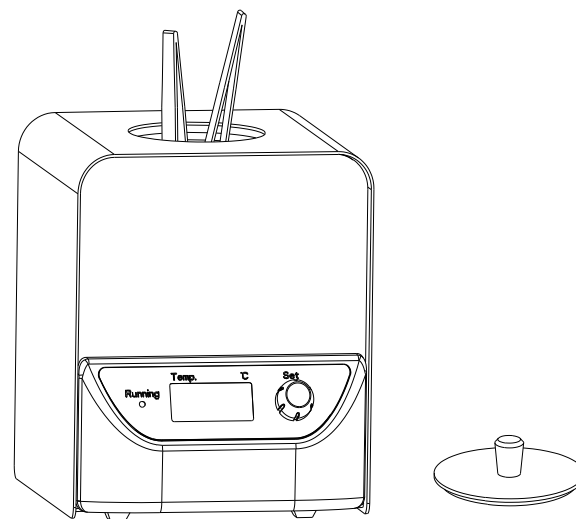

亚速旺（上海）商贸有限公司

## 1. 产品介绍

快速玻璃珠灭菌器是利用高温玻璃珠，对小型实验器材进行快速灭菌的产品。十秒钟内能有效地对小型固体金属与玻璃器具进行消毒灭菌，高效地消灭细菌与孢子，可用于手术钳、剪刀、镊子、解剖刀、针头、接种环与接种针等，常用于科研实验室。

## 2. 使用说明

- 1) 将附带的干燥的玻璃珠倒入容器内，玻璃珠低于容器边缘5mm左右，禁止放入其他材料或液体。
- 2) 打开仪器后背的开关按钮，数码块显示实时温度。长按旋钮2s左右，红色指示灯亮并蜂鸣提示一声，此时放开旋钮，仪器开始按上次设置的温度运行。运行过程中，长按旋钮2s，红色指示灯关闭并蜂鸣提示一声，放开旋钮，仪器即停止运行。
- 3) 按一下旋钮，旋转旋钮可设置温度，5s后自动运行至设置温度。
- 4) 指示灯闪烁表示仪器正在运行至设置温度，指示灯亮表示恒温，指示灯不亮表示停止运行。
- 5) 将待灭菌的物品尽可能深的放入容器内的玻璃珠内，至少10秒钟。

## 3. 安全提示

- 1) 灭菌器能保持整天不停的使用，外壳温度会加热至50-60°C。因此，在整个操作过程中，严禁用身体的任何部位接触，以免烫伤。
- 2) 该产品仅限于室内通风环境中使用，请勿将此产品放在小孩子可触及的位置。

## 4. 仪器维护

- 1) 当灭菌结束后，请将容器用金属盖覆盖，防止灰尘及杂物进入容器内。
- 2) 本仪器应定期用干净软布沾少量无水酒精清洗，干燥后才能再次使用。（在清洗时，必须切断电源）

## 5. 性能参数

型号	GBSD-150	GBSD-300
电源	100~120 V/ 200~240V 50/60Hz	
设置范围	100~300 °C	
控温精度	≤±5°C	
升到最高温度时间	≤25min	
使用环境温度	5°C~40°C	
功率	120W	250W
容器尺寸	Φ40×80 mm	Φ40×140 mm
玻璃珠容量	150g	300g
外形尺寸 (W×D×H)	130mm×145mm ×155mm	130mm×145mm ×215mm
净重	2kg	2.5kg