



CC-5675-01 试剂瓶推车安装步骤

尺寸图: (mm)

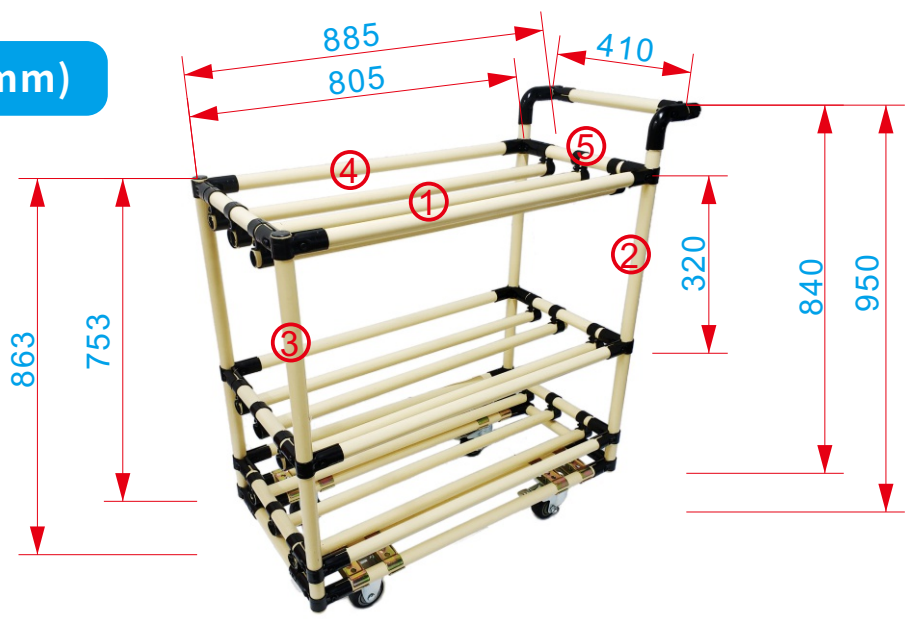

包装清单

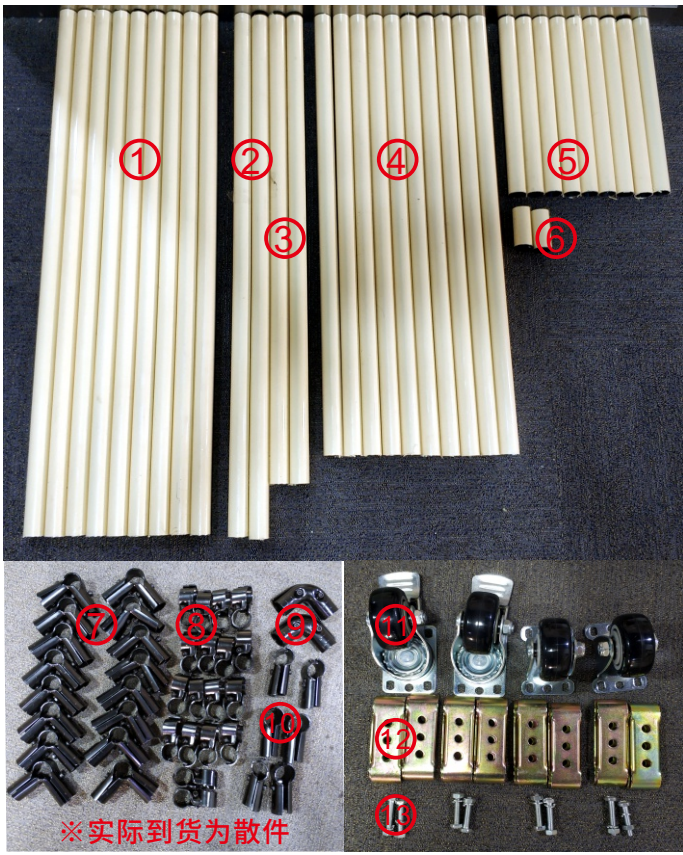

- ① 米黄色塑包管:800mm×9根
- ② 米黄色塑包管:805mm×2根
- ③ 米黄色塑包管:735mm×2根
- ④ 米黄色塑包管:700mm×10根
- ⑤ 米黄色塑包管:305mm×9根
- ⑥ 米黄色塑包管:62mm×2根
- ⑦ 黑色三通连接件:16套
- ⑧ 黑色S型连接件:18套
- ⑨ 黑色90°弯头连接件:2套
- ⑩ 黑色双通连接件:6套
- ⑪ 黑色脚轮:万向轮带刹×2
固定轮无刹×2
- ⑫ 合金脚轮固定夹板:8套
- ⑬ 脚轮固定螺丝:8套




※注意:安装工具请自备。
 5mm L型内六角×1把
 活动扳手或14mm扳手×1把


CC-5675-01 试剂瓶推车安装步骤

安装步骤

Step1:先组装底部, 将前后支杆立起。

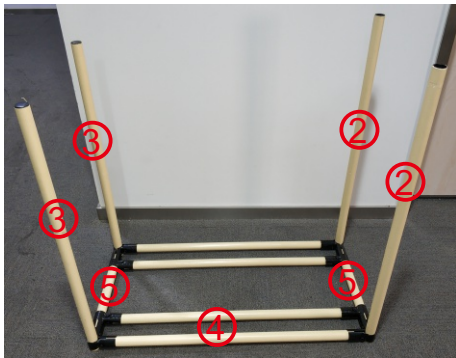

Step2:组装上中下支撑架。

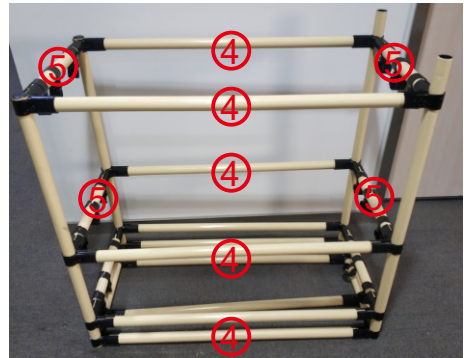

Step4:安装脚轮。



Step3:安装中间撑杆。



Step5:安装扶手。



完成图

